


# CitoPress-5

## Upute za upotrebu

**Originalne upute.**

Za:

CitoPress-5 od serijskog broja 57730001

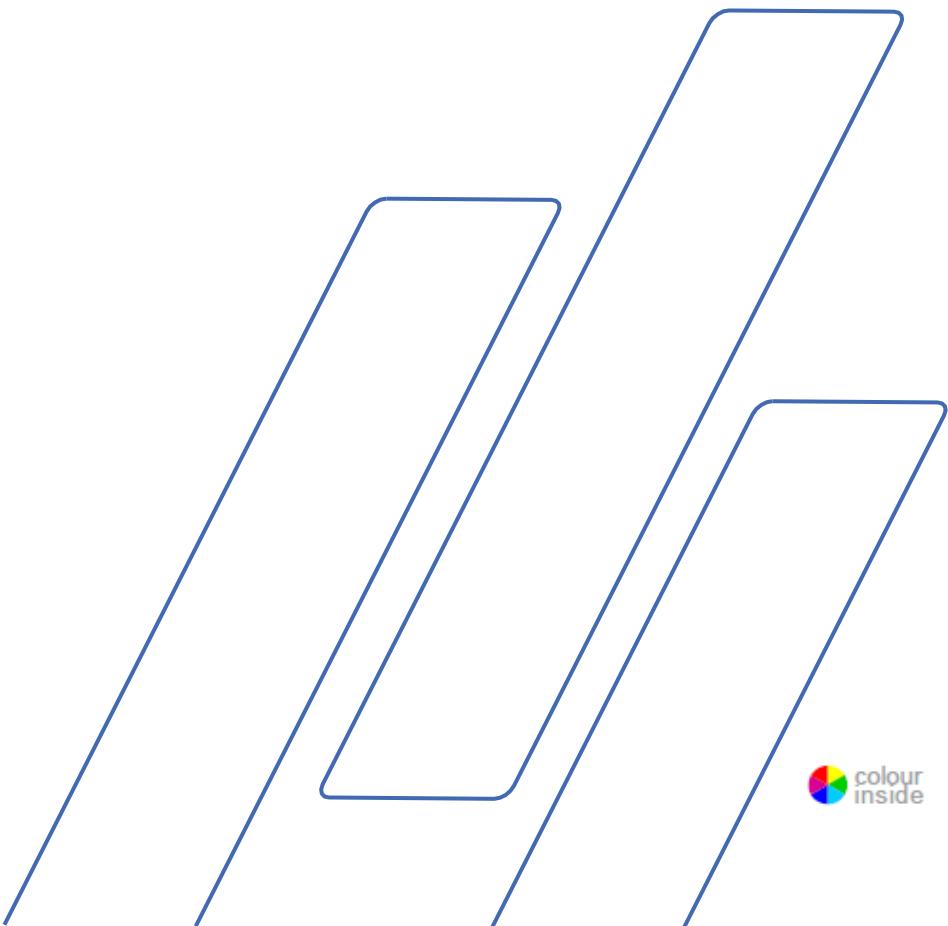

<b>Sadržaj</b>	<b>Stranica</b>
Namjena .....	3
Mjere opreza.....	5
Vodič za korisnike .....	9
Referentni vodič.....	46

Dodatak:

Kontrolni popis prije instalacije .....	65
Sadržaj Izjave o sukladnosti.....	71

## Namjena

Za profesionalno materijalografsko toplo zalijevanje materijala za daljnju materijalografsku provjeru i samo za rukovanje od strane kvalificiranog/obučenog osoblja. Uređaj je dizajniran za upotrebu s potrošnim materijalom marke Struers posebno razvijenim za ovu svrhu i ovaj tip uređaja.

Uređaj je predviđen za upotrebu u profesionalnom radnom okruženju (npr. u laboratoriju za materijalografiju).

**Nemojte upotrebljavati uređaj za:**

Toplo zalijevanje materijala osim krutih materijala prikladnih za materijalografska ispitivanja. Uređaj se ne smije upotrebljavati ni za koji oblik eksplozivnog i/ili zapaljivog materijala ili materijala koji nije stabilan tijekom zagrijavanja ili primjene tlaka.

**Modeli:**

CitoPress-5



**NAPOMENA:**

Pažljivo PROČITAJTE upute za upotrebu prije upotrebe.  
Čuvajte kopiju priručnika na pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

Ako imate tehnička pitanja ili naručujete rezervne dijelove, uvijek navedite *Serijski br.* i *Napon/frekvenciju*. Serijski br. i naponsku oznaku pronaći ćete na tipskoj pločici uređaja. Također, mogu nam biti potrebni *Datum i Br. artikla* uputa za upotrebu. Ti se podaci mogu pronaći na naslovnici.

Potrebno je poštivati sljedeća ograničenja jer bi kršenje ograničenja moglo dovesti do poništenja pravnih obveza društva Struers:

**Upute za upotrebu:** Upute za upotrebu društva Struers mogu se upotrebljavati samo u kombinaciji s opremom Struers koja je obuhvaćena uputama za upotrebu.

Društvo Struers ne snosi nikakvu odgovornost za pogreške u tekstu/ilustracijama u uputama za upotrebu. Informacije u ovim uputama za upotrebu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti. U uputama za upotrebu mogu biti navedeni pribor ili dijelovi koji nisu sadržani u trenutačnoj verziji opreme.

Sadržaj ovih uputa za upotrebu vlasništvo je društva Struers. Zabranjeno je umnožavanje bilo kojeg dijela ovih uputa za upotrebu bez pisanog dopuštenja društva Struers.

Sva prava pridržana. © Struers 2019.

**Struers**  
Pederstrupvej 84  
DK 2750 Ballerup  
Danska  
Telefon +45 44 600 800  
Faks +45 44 600 801

---



## CitoPress-5 Mjere opreza<sup>1</sup>

### Pažljivo pročitajte prije upotrebe

1. Zanemarivanje ovih informacija i pogrešno rukovanje opremom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i materijalne štete.
2. Uređaj se mora instalirati u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Sve funkcije na uređaju i sva povezana oprema moraju biti u radnome stanju.
3. Operater(i) mora(ju) pročitati odjeljke o sigurnosti i korisnički priručnik ovih uputa za upotrebu i bitne odjeljke priručnika za svu povezanu opremu i pribor. Operater(i) mora(ju) pročitati Upute za upotrebu i, ako je primjenjivo, Sigurnosno-tehničke listove primijenjenog potrošnog materijala.
4. Ovim uređajem smije upravljati i održavati ga samo kvalificirano/obučeno osoblje.
5. Uređaj mora biti postavljen na radni stol dovoljno jak da izdrži njegovu težinu, vodoravno i na odgovarajućoj radnoj visini.
6. Provjerite odgovara li stvarni napon naponu navedenom na stražnjoj strani uređaja i na cilindru. Uređaj mora biti uzemljen.
7. Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog servisa.
8. Isključite uređaj iz električne mreže i odspojite priključak vode dok postavljate ili uklanjate cilindar za zalijevanje.
9. Provjerite jesu li priključci za vodu spojeni ispravo i bez propuštanja. Glavni dovod vode treba biti otvoren kada je uređaj u upotrebi. Isključite dovod vode ako nećete raditi duže vrijeme.
10. Tijekom rada, rashladna voda iz cijevi za odvod vode bit će **jako vruća**. Pazite da ne dođe u doticaj s vodom za hlađenje.
11. Provjerite je li odvodno crijevo sigurno pričvršćeno na sustav za odvod vode.
12. Koristite samo vodu (ili vodu sa Struers dodacima) kao rashladni medij.

---

<sup>1</sup> Iz Liste mjera opreza, Revizija A.

- 13.** Provjerite da li je cilindar za zalijevanje pravilno postavljen:
  - Provjerite jesu li strelice poravnate kako bi fiksirali cilindar u pravom položaju.
  - Provjerite zategnutost vijka za učvršćivanje.
  - Zatvorite poklopac, stegnite vijak poklopca i vratite gornju ploču.
- 14.** Prije pokretanja preše provjerite je li gornji poklopac s gornjim klipom pravilno postavljen na cilindar za zalijevanje.
- 15.** Budite oprezni pri rukovanju klipovima sa skošenim rubovima (opcija) jer metalni rubovi mogu biti oštiri.
- 16.** Ne koristite prešu za zalijevanje s većom silom/tlakom od preporučenog za stvarni promjer cilindra i materijal za zalijevanje sukladno Struersovom vodiču za toplo zalijevanje.
- 17.** Nakon ciklusa zagrijavanja, osigurajte da se cilindar uređaja za zalijevanje hlađi najmanje dvije minute prije otvaranja.
- 18.** Tijekom rada uvijek provjerite da je gornji poklopac čvrsto stegnut.
- 19.** Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u tijeku postupak zalijevanja.
- 20.** U slučaju istjecanja hidraulične tekućine ili bilo kojeg drugog kvara, uređaj se mora odmah servisirati.
- 21.** U slučaju požara obavijestite osobe koje se nalaze u blizini i vatrogasnu službu te prekinite napajanje. Koristite se aparatom za gašenje požara na bazi praha. Ne upotrebljavajte vodu.

---

Oprema se smije upotrebljavati samo u skladu s namjenom i na način opisan u uputama za upotrebu.

Oprema je dizajnirana za upotrebu s potrošnim materijalom koji isporučuje društvo Struers. U slučaju zloupotrebe, nepravilne instalacije, preinake, nemara, nesreće ili nepravilnog popravka, društvo Struers neće snositi odgovornost za štetu(e) nastalu(e) korisniku ili na opremi.

---

Demonteranje bilo kojeg dijela opreme tijekom servisnih radova ili radova popravaka uvijek mora provoditi kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

---

## Ikone i tipografija

Društvo Struers koristi se ikonama i tipografskim konvencijama navedenim u nastavku.

Popis Sigurnosnih poruka koje se koriste u ovim uputama za upotrebu možete pronaći u poglavlju [Izjave upozorenja](#).

Uvijek u uputama za upotrebu potražite informacije o potencijalnim opasnostima na koje upućuju ikone koje se nalaze na uređaju.

### Ikone i sigurnosne poruke



#### ELEKTRIČNA OPASNOST

označava električnu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



#### OPASNOST

označava opasnost s visokom razine rizika koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



#### UPOZORENJE

označava opasnost sa srednjom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



#### OPREZ

označava opasnost s niskom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom ili umjerenom ozljedom.



#### OPREZ

označava opasnost koja uključuje vruće površine ili tekućinu s niskom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom ili umjerenom ozljedom.



#### OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA

označava opasnost od prignjećenja koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom, umjerenom ili teškom ozljedom.

## Opće poruke



### NAPOMENA

ukazuje na opasnost od oštećenja imovine ili potrebu za postupanje s posebnom pažnjom.



### SAVJET

Označava dodatne informacije i savjete.

## Logotip Boje u unutrašnjosti



Logotip „Boje u unutrašnjosti“ na prednjoj stranici ovih Uputa za upotrebu označava da one sadrže boje koje se smatraju korisnima za pravilno razumijevanje njihova sadržaja.  
Korisnici bi stoga ovaj dokument morali ispisati s pomoću pisača u boji.

## Tipografske konvencije

<b>Podebljana slova</b>	označavaju oznake gumba ili opcije izbornika u softverskim programima
<i>Kurzivna slova</i>	označavaju nazive proizvoda, stavke unutar softverskih programa ili naslove slika
<u>Plavi tekst</u>	označava poveznicu na drugi odjeljak ili web-stranicu
■ Grafičke oznake	označavaju potreban radni korak

# Vodič za korisnike

Sadržaj	Stranica
<b>1. Početak rada.....</b>	<b>11</b>
Opis uređaja.....	11
Pregled sadržaja pakiranja.....	12
Raspakiranje CitoPress.....	12
Postavljanje uređaja CitoPress.....	12
Preporučene dimenzije radnog stola.....	13
Opis uređaja CitoPress .....	14
Razina buke.....	15
Napajanje strujom.....	16
Otvaranje ventilacijskog ventila .....	17
Opskrba vodom.....	18
Povezivanje dovoda vode.....	18
Povezivanje odvoda vode.....	18
Ugradnja donjeg klipa .....	19
Ugradnja cilindra za zalijevanje .....	20
Cilindar za zalijevanje: Donji prikaz.....	20
Priključci za vodu .....	22
Cilindar za zalijevanje: Bočni prikaz.....	22
Ugradnja zakretne ruke.....	23
Montiranje gornjeg poklopca.....	23
Zamijenite donji klip .....	23
Uklanjanje cilindra za zalijevanje .....	25
Zamjena cilindra za zalijevanje .....	25
Uklanjanje gornjeg klipa .....	26
Postavke softvera.....	27
Upotreba izbornika softvera.....	28
Izbomik konfiguracije (CONFIGURATION) .....	29
Postavljanje jezika.....	30
<b>2. Osnovne operacije.....</b>	<b>31</b>
Upotreba kontrola .....	31
Upravljačka ploča uređaja CitoPress-5 .....	31
Funkcije upravljačke ploče .....	31
Zaslon sa prikazom postavki procesa (PROCESS SETUP).....	32
Upotreba izbornika za postavljanje procesa.....	33
Promjena vrijednosti parametara procesa.....	33
Ponovno upotrijebite postavke procesa za sljedeći uzorak .....	34
Zalijevanje uzorka.....	35
Postavljanje uzorka.....	35
Nasipavanje mase preko uzorka.....	35
Postavljanje gornjeg poklopca.....	36
Pokretanje postupka zalijevanja.....	37
Zaustavljanje postupka zalijevanja.....	38
Skidanje gornjeg poklopca.....	38

<b>3. Održavanje.....</b>	<b>39</b>
Dnevni pregled.....	39
Dnevno održavanje.....	39
Uklanjanje ostataka od zalijevanja .....	39
Čišćenje klipova.....	39
Podmazivanje navoja gornjeg poklopca.....	40
Tjedno održavanje .....	40
Mjesečno održavanje .....	40
Čišćenje prostora ispod donjeg klipa.....	40
Godišnje održavanje .....	41
Pregledajte temeljne vijke.....	41
Čišćenje filtra za vodu.....	41
Uklanjanje kamenca sa rashladne zavojnice .....	41
Rezervni dijelovi.....	41
<b>4. Izjave opreza.....</b>	<b>42</b>
Popis sigurnosnih poruka u priručniku .....	42
Simboli na uređaju .....	43
<b>5. Transport i skladištenje.....</b>	<b>44</b>
<b>6. Zbrinjavanje.....</b>	<b>45</b>

## 1. Početak rada

### Opis uređaja

CitoPress-5 je elektrohidraulička jedinica za toplo zalijevanje materijalografskih uzoraka sa Struers materijalima za toplo zalijevanje. Svaka jedinica za zalijevanje može biti opremljena cilindrima različitih promjera. Cilindri se lako mogu zamijeniti ako je potreban drugačiji promjer. Potrebna veličina cilindra ovisit će o veličini uzorka koji se zalijeva.

Svaki radni parametar, kao što je temperatura, tlak, vrijeme grijanja i hlađenja pojedinačno se odabire na uređaju CitoPress-5.

Za rukovanje uređajem CitoPress-5, operater podiže klip. Uzorak se postavlja na klip koji se zatim spušta na najnižu poziciju. Potreban materijal (masa) za zalijevanje puni se u cilindar. Gornji poklopac se zatvara, i postupak zalijevanja se može pokrenuti.

Kada je postupak zalijevanja završen, uređaj se automatski zaustavlja. Po završetku procesa hlađenja može se otvoriti gornji poklopac. Klip se podiže u svoju gornju poziciju, a zaliveni uzorak uklanja. Uzorak je spreman za brušenje/poliranje.

Uređaj možete zaustaviti u bilo kojem trenutku tijekom postupka zalijevanja pritiskom na STOP.

Struers preporučuje postavljanje lokalnog ispušnog sustava/ventilacije za uklanjanje prašine i isparenja/dima iz radnog prostora.

Izrazi korišteni u svrhu ovog priručnika,

Uzorak	Koristi se za označavanje komada materijala koji se zalijeva.
Zaliveni uzorak	Koristi se za označavanje komada materijala koji je zaliven i spreman za daljnju pripremu.

## Pregled sadržaja pakiranja

CitoPress-5

Kutija pakiranja sadrži sljedeće stavke:

- 1 CitoPress-5 uređaj
- 1 Zakretna ruka
- 3 Kabeli za napajanje
- 1 Tlačno crijevo (ulaz vode)
- 1 Filter brtva
- 1 Redukcijski prsten filter brtve
- 1 Brtva
- 1 Brtva za redukcijski prsten
- 2 Žlice za doziranje mase za zalijevanje
- 1 Ljevak
- 1 Imbus ključ (2,5 mm)
- 1 Komplet uputa za upotrebu

Jedinica za zalijevanje

- 1 Jedinica za zalijevanje
- 1 Gornji poklopac s gornjim klipom
- 1 Donji klip
- 1 Osovinica klipa
- 1 Sredstvo za odvajanje zaličenog uzorka, Struers AntiStick
- 1 Strugač
- 1 Sredstvo za podmazivanje

## Raspakiranje CitoPress



### NAPOMENA

Spremite kutiju za pakiranje, blokove pjene, vijke i okove za buduću upotrebu.

Nekorištenje originalnog pakiranja i okova može uzrokovati teška oštećenja uređaja i poništiti jamstvo.

- Uklonite sanduk.
- Uklonite Torban vijke s transportnih nosača koji pričvršćuju uređaj CitoPress na njegovu transportnu paletu.


## Postavljanje uređaja CitoPress

Uređaj CitoPress treba postaviti na čvrsti stol ili radnu klupu na odgovarajućoj radnoj visini.

- Podižite CitoPress pridržavanjem ispod baze uređaja, s lijeve i s desne strane. Za podizanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Postavite uređaj na radni stol.
- Postavite uređaj blizu priključaka za mrežno napajanje, te dovoda i odvoda vode.

**Preporučene dimenzije radnog stola**

Za olakšani pristup servisnim tehničarima, ostavite dovoljno prostora oko uređaja.

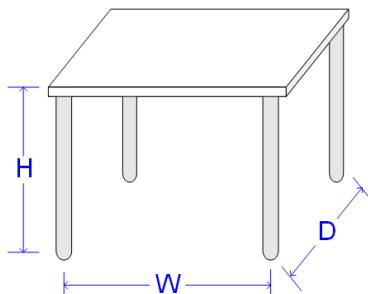

Visina (V): Lokalne specifičnosti  
Širina (Š): 92 cm / 36,2"  
Dubina (D): 90 cm / 35,4"

*Preporučene dimenzije radnog stola. Visina stola (X) u skladu s lokalnim preferencijama.*




**SAVJET**

Osigurajte odgovarajuću rasvjetu na radnome mjestu. Izbjegavajte izravni odsjaj (zasljepljujući izvori svjetlosti u vidnom polju operatera) i reflektirani odsjaj (odbijesak izvora svjetlosti).

## Opis uređaja CitoPress

Prednja strana


Odvojite vrijeme da se upoznate s pozicijom i nazivima komponenti uređaja CitoPress.

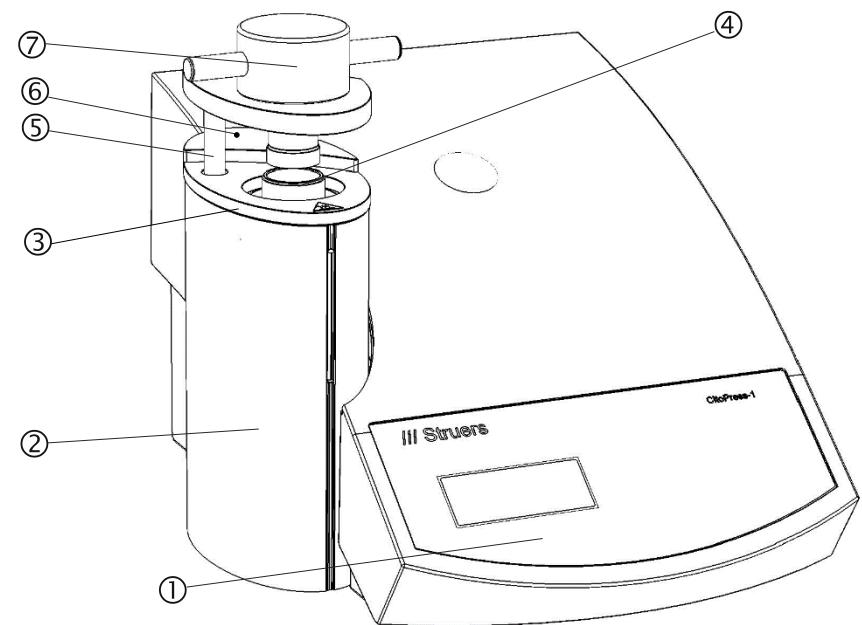

- ① Upravljačka ploča
- ② Poklopac jedinice za zalijevanje
- ③ Gornji poklopac jedinice za zalijevanje
- ④ Cilindar
- ⑤ Zakretna ruka za gornji poklopac
- ⑥ Vijak poklopca
- ⑦ Gornji poklopac
- ⑧ Gornji klip

\* Vijak poklopca - Samo na uređajima CitoPress od ovog serijskog broja:  
CitoPress-5 s/b: 57711766

Stražnja strana

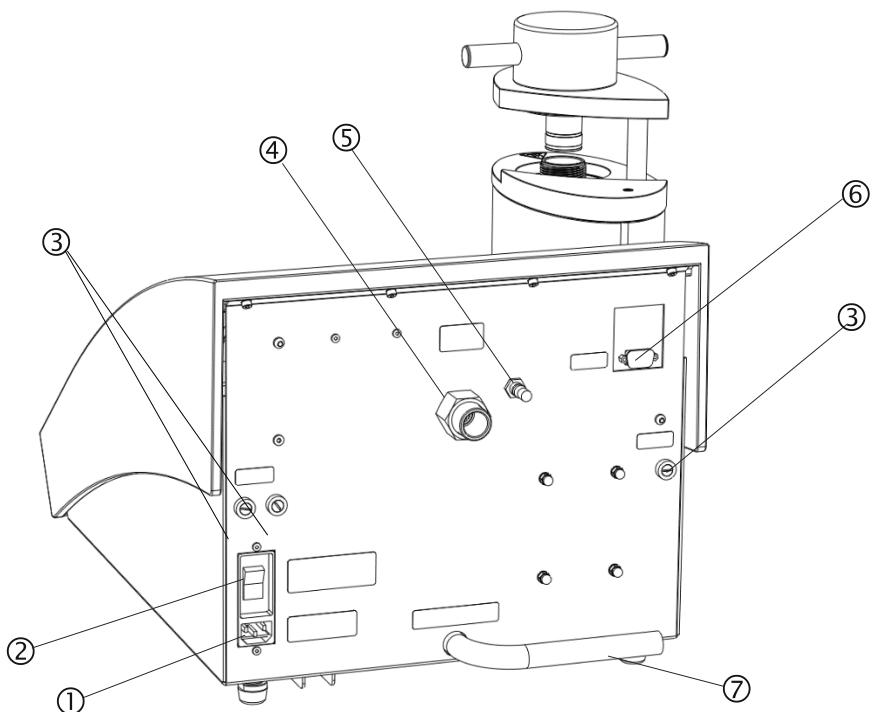

- ① Mrežna utičnica
- ② Mrežni prekidač
- ③ Držači osigurača
- ④ Ulaz za vodu
- ⑤ Ventilacijski ventil
- ⑥ RS232 servisna utičnica
- ⑦ Cijev za odvod vode

Razina buke

Pogledajte [Technical Data](#) u stražnjem dijelu uputa za upotrebu informacije o vrijednosti razine zvučnog tlaka.



**OPREZ**

Dugotrajno izlaganje glasnoj buci može uzrokovati trajno oštećenje sluha.

Koristite zaštitu sluha ako izloženost buci premašuje razine određene lokalnim propisima.

## Napajanje strujom



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključite uređaj iz električne mreže kada instalirate električnu opremu.  
Uredaj mora biti uzemljen.  
Provjerite je li napon napajanja u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici na bočnoj strani uređaja.  
Neispravan napon može dovesti do oštećenja strujnog kruga.

## Strujna utičnica

Mrežna utičnica mora biti lako dostupna i smještena između 0,6 m - 1,9 m (2½" – 6') iznad poda. (Preporučuje se gornja granica od 1,7 m (5' 6"').


CitoPress se isporučuje s 3 vrste mrežnih kabela:

## Povezivanje uređaja



Svi kabeli opremljeni su kabelskim konektorom IEC 320 koji se mora ukopčati u uređaj CitoPress.


## Jednofazno napajanje

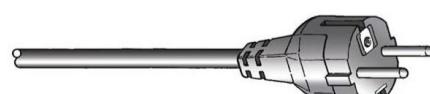

2-pinski (European Schuko) utikač namijenjen je za upotrebu na jednofaznim strujnim priključcima.

Ako utikač isporučen s ovim kabelom nije odobren u vašoj zemlji, morate ga zamijeniti odobrenim utikačem. Vodovi moraju biti povezani ovako:

Žuto/zelena:	zemlja (uzemljenje)
Smeđa:	vod (pod naponom)
Plava:	neutralno

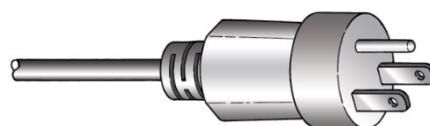

3-pinski (North American NEMA 5-15P) utikač namijenjen je za upotrebu na jednofaznim priključcima.

Ako utikač isporučen s ovim kabelom nije odobren u vašoj zemlji, morate ga zamijeniti odobrenim utikačem. Vodovi moraju biti povezani ovako:

Zelena:	zemlja (uzemljenje)
Crna:	neutralno
Bijela:	vod (pod naponom)

Dvofazno napajanje



3-pinski (North American NEMA 6-15P) utikač namijenjen je za upotrebu na dvofaznim priključcima. (Ovaj kabel je za upotrebu sa uređajem CitoPress-30). Ako utikač isporučen s ovim kabelom nije odobren u vašoj zemlji, morate ga zamijeniti odobrenim utikačem. Vodovi moraju biti povezani ovako:

Zelena:	zemlja (uzemljenje)
Crna:	vod (pod naponom)
Bijela:	vod (pod naponom)



**ELEKTRIČNA OPASNOST**

NEMOJTE koristiti 6-15P kabel za povezivanje opreme koja koristi napajanje od 110 V. Nepridržavanje ovoga može dovesti do materijalne štete.

Otvaranje ventilacijskog ventila


Otvorite ventilacijski ventil kako biste izjednačili tlak u hidrauličnom sustavu uređaja.

Ovaj ventil je zatvoren za vrijeme transporta i zaštićen plastičnom kapicom.

- Skinite plastičnu kapicu s ventila.
- Otvorite ventil do kraja
- Osigurajte ventil u otvorenom položaju pomoću sigurnosne matice.

## **Opskrba vodom**

### *Povezivanje dovoda vode*

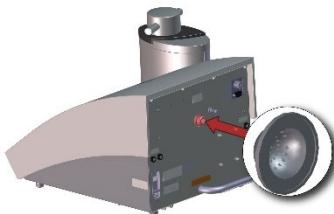

Voda za hlađenje osigurana je iz glavnog vodovoda.  
Za povezivanje dovoda i odvoda vode uređaja CitoPress:

- Umetnите filter brtvu u otvor za vodu s ravnom stranom okrenutom prema van.
- Montirajte tlačno crijevo na dovodnu cijev za vodu.
- Potpuno zategnjite spojnu maticu.
- Montirajte drugi kraj tlačnog crijeva na slavinu za hladnu vodu:
  - Montirajte redukcijski prsten s brtvom na slavinu za vodu, ako je potrebno.
  - Potpuno zategnjite spojnu maticu.



#### **NAPOMENA**

Spojite isključivo na hladnu vodu.

### *Povezivanje odvoda vode*



#### **OPREZ**

Opekline ili opekomotine.



Voda iz cijevi za odvod vode može postati jako vruća.



#### **NAPOMENA**


Uvjerite se da cijev nije začepljena i da postoji dovoljan pad (odvod je niži u odnosu na uređaj CitoPress) tako da rashladna voda otječe kroz cijev.

## Ugradnja donjeg klipa

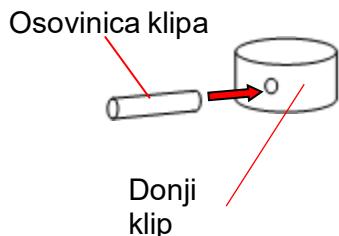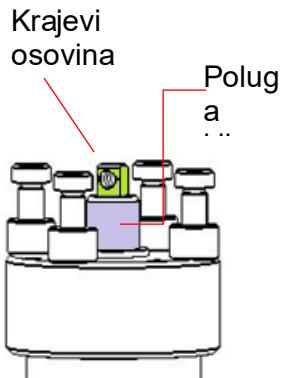

Za ugradnju donjeg klipa, prije ugradnje jedinice za zalijevanje:

- Skinite gornji poklopac i zakretnu ruku (ako su već montiran).
- Odvijte vijak poklopca i skinite gornji poklopac jedinice za zalijevanje.
- Otvorite poklopac jedinice za zalijevanje.
- Postavite donji klip na vrh poluge.
- Poravnajte rupu u donjem klipu s rupom u rukavcu osovine na vrhu šipke.

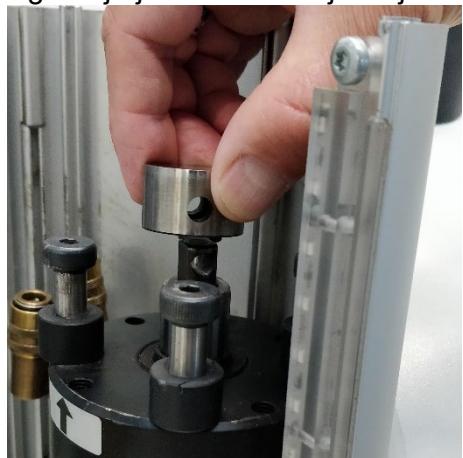

- Umetnute osovinicu klipa.
- Provjerite da krajevi osovinice ne strše.



## Ugradnja cilindra za zalijevanje



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključite uređaj iz električne mreže i odspojite priključak vode dok ugrađujete cilindar za zalijevanje.


Ugradnju cilindra za zalijevanje moraju provesti stručne ili upućene osobe.

Povežite priključke za vodu i struju opisanim redoslijedom.  
Povezivanje priključaka za vodu prije električnih priključaka može prouzročiti istjecanje vode u električne priključke i dovesti do kratkog spoja.

Na CitoPressu:


- Postavite cilindar za zalijevanje preko hidrauličkog cilindra.
- Zakrenite cilindar kako biste poravnali utore za zaključavanje s 4 vijka na hidrauličnom cilindru.

*Cilindar za zalijevanje: Donji prikaz*

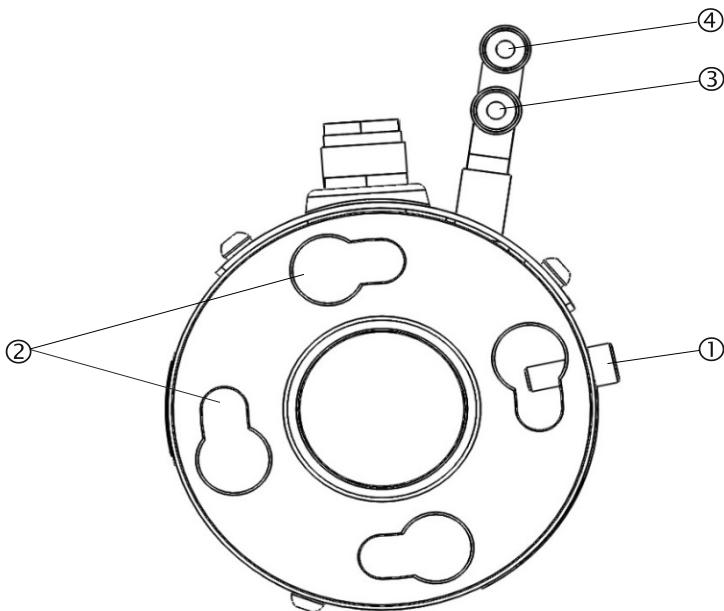

- ① Vijak za učvršćivanje
- ② Utori za zaključavanje
- ③ Izlazni priključak: muški spoj (plavi)
- ④ Uzlazni priključak: muški spoj (crveni)


- Spustite cilindar na klinove hidrauličkog cilindra.
- Pomaknite kabele cilindra i vodene spojnice na jednu stranu kako biste osigurali da ne sputavaju zakretanje prilikom zaključavanja u položaj.
- Kada se cilindar nalazi na vrhu hidrauličkog cilindra, okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok se dvije strelice ne poravnaju i dok ne sjedne na mjesto.

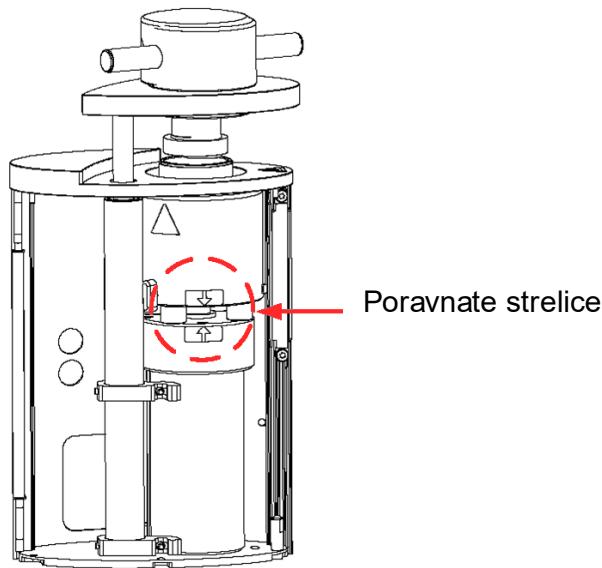


**NAPOMENA**

Još jednom provjerite da li je cilindar sjeo i zaključan u svom položaju.

Ako nije, CitoPress se može oštetiti tijekom rada.

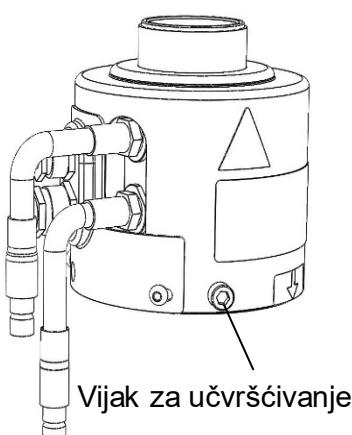

- Pritegnite vijak za učvršćivanje.
- Povežite dva slobodna kabela cilindra u dvije utičnice na uređaj CitoPress.  
Veliki utikač u veliku utičnicu (sa crvenom točkom na utikaču okrenutom prema gore), a mali utikač u malu utičnicu. Pritegnite spojne matice na oba utikača kako biste osigurali spoj.

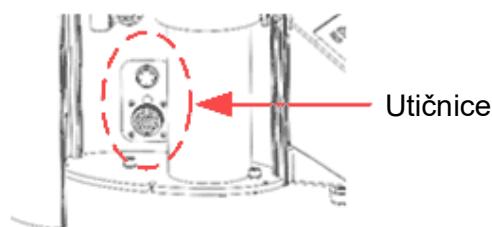


Priklučci za vodu

Priklučci za vodu označeni su bojama.

Ulagni priključak	crvena
Izlazni priključak	plava

- Spojite muške ulazne i izlazne spojnice za vodu sa cilindra na ženske priključke/spojnice na uređaju CitoPress.
  - Držite prsten s oprugom prema dolje i povežite brzu spojnicu za vodu.
  - Otpustite prsten s oprugom i provjerite je li priključak za vodu siguran.

Cilindar za zalijevanje: Bočni prikaz

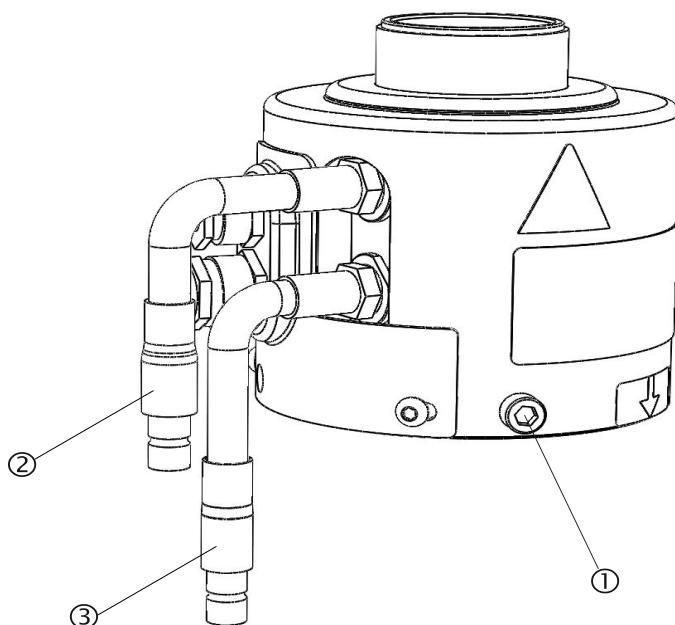

- ① Vijak za učvršćivanje
- ② Ulagni priključak: muški spoj (crveni)
- ③ Izlazni priključak: muški spoj (plavi)

- Zatvorite poklopac.
- Pričvrstite vijak poklopca
- Vratite gornji poklopac i pritegnite vijak poklopca.

**NAPOMENA**

Za osiguranje optimalnog rada i sigurnost operatera:

- Provjerite jesu li strelice poravnate kako bi fiksirali cilindar u pravom položaju.
- Provjerite zategnutost vijka za učvršćivanje.
- Zatvorite poklopac i vratite gornju ploču.

**Ugradnja zakretne ruke**

- Montirajte zakretnu ruku tako da ju provučete kroz otvor na gornjoj ploči i u rukavac na poklopcu jedinice za zalijevanje.

**Montiranje gornjeg poklopca**

- Montirajte gornji poklopac u otvor na vrhu zakretne ruke.



**NAPOMENA:**

Nakon promjene cilindra za zalijevanje, promijenite odgovarajuću veličinu gornjeg poklopca.

**Zamijenite donji klip**

Da biste pristupili donjem klipu, pratite ove korake:

- Uključite uređaj CitoPress.
- Držite pritisнуту tipku KLIP DOLJE nekoliko sekundi da spustite klip u najniži položaj.
- Isključite uređaj CitoPress.
- Skinite gornji poklopac i zakretnu ruku.
- Skinite vijak poklopca.
- Skinite gornji poklopac jedinice za zalijevanje.
- Otvorite poklopac jedinice za zalijevanje.




- Odvojite crijeva za vodu – jasno označena plavom (dovod) i crvenom bojom (odvod).
- Skinite vijak za učvršćivanje
- Okrenite cilindar suprotno od smjera kazaljke na satu i podignite ga.



Cilindar za zalijevanje

- Gurnite osovinicu klipa van iz donjeg klipa i podignite ga.
- Postavite novi donji klip na vrh poluge.
- Poravnajte rupu u donjem klipu s rupom u rukavcu osovine na vrhu šipke.

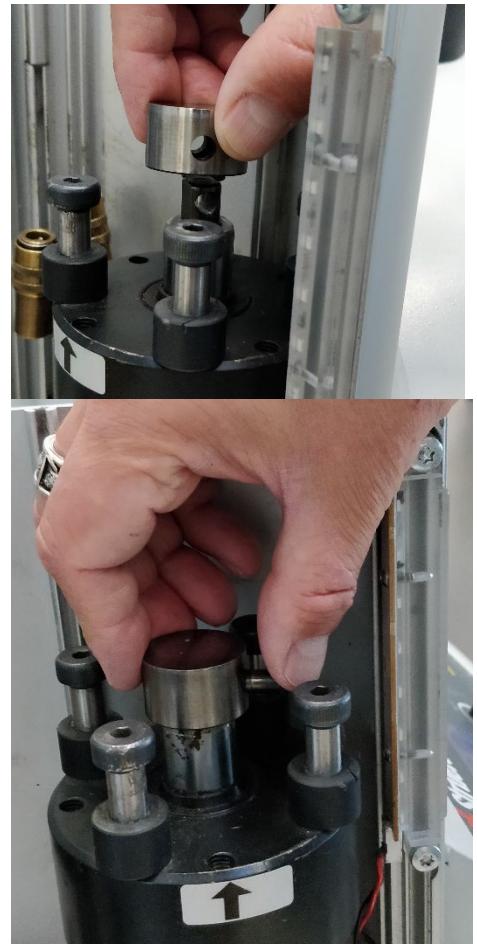

- Umetnите osovinicu klipa.
- Provjerite da krajevi osovine ne strše.

Za sastavljanje jedinice za zalijevanje slijedite ove korake:

- Postavite cilindar na mjesto i okrenite u smjeru kazaljke na satu dok se dvije strelice ne poravnaju.
- Montirajte vijak za učvršćivanje – nemojte koristiti silu.
- Spojite priključak za vodu.
- Zatvorite poklopac cilindra i montirajte gornji poklopac jedinice za zalijevanje.
- Pritegnite vijak poklopca.
- Montirajte gornji poklopac i zakretnu ruku.



#### **SAVJET**

Nakupljanje materijala za zalijevanje može otežati uklanjanje donjeg klipa iz jedinice za zalijevanje.

Obratite se Struers servisu za savjet o tome kako otpustiti donji klip.

**Uklanjanje cilindra za  
zalijevanje**



**ELEKTRIČNA OPASNOST**

- Isključite uređaj iz električne mreže i odspojite priključak vode prije uklanjanja cilindra.
- Uklanjanje jedinice za zalijevanje moraju provesti stručne ili upućene osobe.



**OPREZ**

Za vrijeme rada, cilindar za zalijevanje će postati vrlo vruć.

- Prije uklanjanja cilindra, provjerite je li dovoljno hladan da se njime može rukovati

- Skinite gornji poklopac.
- Skinite zakretnu ruku tako da ju podignite iz ležišta.
- Skinite vijak poklopca.
- Skinite gornji poklopac.
- Otvorite poklopac jedinice za zalijevanje.



**NAPOMENA**


Odspojite priključke za vodu i struju opisanim redoslijedom. Odspajanje električnih priključaka prije priključaka za vodu može prouzročiti istjecanje vode u električne priključke.

- Odspojite muške spojnice dovoda i odvoda vode sa cilindra od ženskih spojница na uređaju. Pričekajte 5 sekundi kako bi voda iscurila iz spirale za hlađenje.
- Otpustite spojne matice na velikom i malom električnom utikaču, a zatim izvucite utikače iz utičnica.
- Otpustite vijak za učvršćivanje.
- Okrenite cilindar za zalijevanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaustavi.
- Podignite cilindar sa hidrauličkog cilindra.

**Zamjena cilindra za zalijevanje**

Pratite upute za „[Uklanjanje cilindra za zalijevanje](#)“ i „[Ugradnja cilindra za zalijevanje](#)“.

### Uklanjanje gornjeg klipa

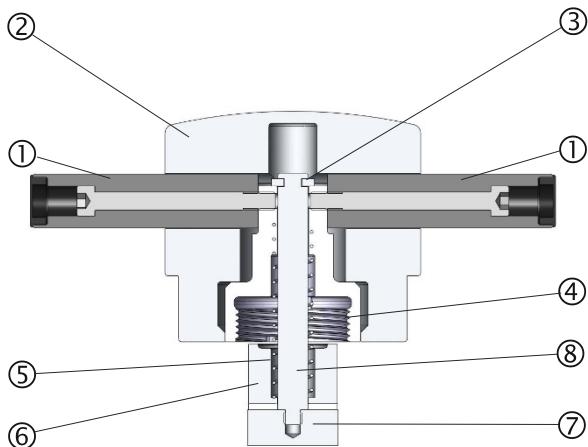

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ① Ručke                 | ⑤ Opruga      |
| ② Kapa gornjeg poklopca | ⑥ Odstojnik   |
| ③ Potporna podloška     | ⑦ Gornji klip |
| ④ Gornja matica         | ⑧ Poluga      |

- Odvinite ručke s obje strane kape gornjeg poklopca (①). Skinite ručke zavrtanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Skinite kapu gornjeg poklopca (②).
- Uklonite potpornu podlošku (③).
- Skinite gornju maticu (④), oprugu (⑤) i odstojnik (⑥).
- Izvadite gornji klip. Ne uklanajte polugu (⑧) s gornjeg klipa, ako nije nužno.
- Ako je potrebno ukloniti polugu, držite gornji klip (⑦) u škripcu ili sličnom prihvatu s mekim čeljustima. Površina klipa **mora biti zaštićena** plastikom ili mekim metalom.

## Postavke softvera

Početni zaslon prilikom pokretanja



Kada se CitoPress prvi put uključi, pomoću glavnog prekidača, prikazat će se sljedeća dva zaslona:

### NAPOMENA

Zasloni u ovom priručniku s uputama pokazuju niz mogućih tekstova i mogu se razlikovati od stvarnih zaslona prikazanih na uređaju CitoPress.



Pojavit će se skočni prozor za odabir željene postavke jezika:




Početni zaslon sa servisnim informacijama



Glavni izbornik

Glavni izbornik MAIN MENU će automatski zamijeniti ove zaslone.

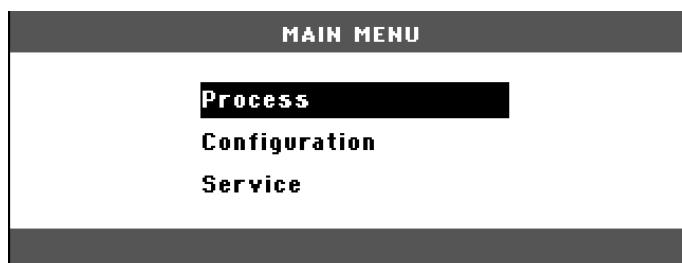


*CitoPress-5  
Upute za upotrebu*

**Upotreba izbornika softvera**

Koristite tipke gore  i  dolje, tipku escape Esc i  enter za kretanje i odabir unutar izbornika softvera CitoPress

**Tipke izbornika gore i dolje**

- Pritisnite tipke izbornika gore i dolje za označavanje stavke izbornika.

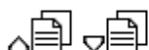

**Tipka ESC**

Esc

- Pritisnite tipku ESC za povratak u prethodni izbornik.
- Pritisnite tipku ESC za izlaz iz odabrane stavke, odbacujući sve promjene koje su napravljene.

**Tipka Enter**



- Pritisnite tipku enter za odabir označene stavke.
- Pritisnite tipku enter za spremanje promijenjene vrijednosti.

## Izbornik konfiguracije (CONFIGURATION)

Slijedi opis stavki koje se nalaze u izborniku konfiguracije.

CONFIGURATION	
Language	English
Display contrast	25
Temperature unit	°C
Pressure unit	bar
Acoustic signal	ON

Jezik

Jezik se može postaviti na engleski (zadano), njemački, francuski, španjolski ili japanski.

Kontrast zaslona

Postavke kontrasta prikaza mogu se podesiti prema individualnim željama (zadana vrijednost: 25, raspon podešavanja: 0-50).

Jedinica za temperaturu

Jedinice za prikaz temperature, koje se mogu postaviti da budu prikazane u Celzijusima °C ili Fahrenheิตima °F.

Jedinica za tlak

Jedinice za prikaz tlaka, koje se mogu postaviti da budu prikazane kao bar ili psi.

Zvučni signal

Opcija da uređaj zvučno signalizira kada završi postupak zalijevanja može se uključiti (**ON**) ili isključiti (**OFF**). Ako je opcija uključena, CitoPress će se oglasiti zvučnim signalom kada je postupak zalijevanja završen.

Osim toga, CitoPress će također oglasiti zvučni ton kada se pritisnu tipke.

*Postavljanje jezika*

Zadani jezik je engleski.


Za promjenu jezika nakon prvog pokretanja:

- ← U glavnom izborniku MAIN MENU, koristite tipku dolje ↓ da označite stavku konfiguracije. Pritisnite ↵ Enter da odaberete stavku.
- ↓
  - ← U izborniku konfiguracije CONFIGURATION, ako je potrebno, koristite tipke izbornika da označite željeni jezik
- ↓
  - ← Pritisnite Enter.  
Koristite tipke izbornika gore ↑ i ↓ dolje da označite željeni jezik, a zatim pritisnite ↵ Enter za odabir.
- ↓
  - ← Pritisnite Esc za povratak iz izbornika konfiguracije CONFIGURATION natrag u glavni izbornik (MAIN

## 2. Osnovne operacije

### Upotreba kontrola

Upravljačka ploča uređaja  
CitoPress-5

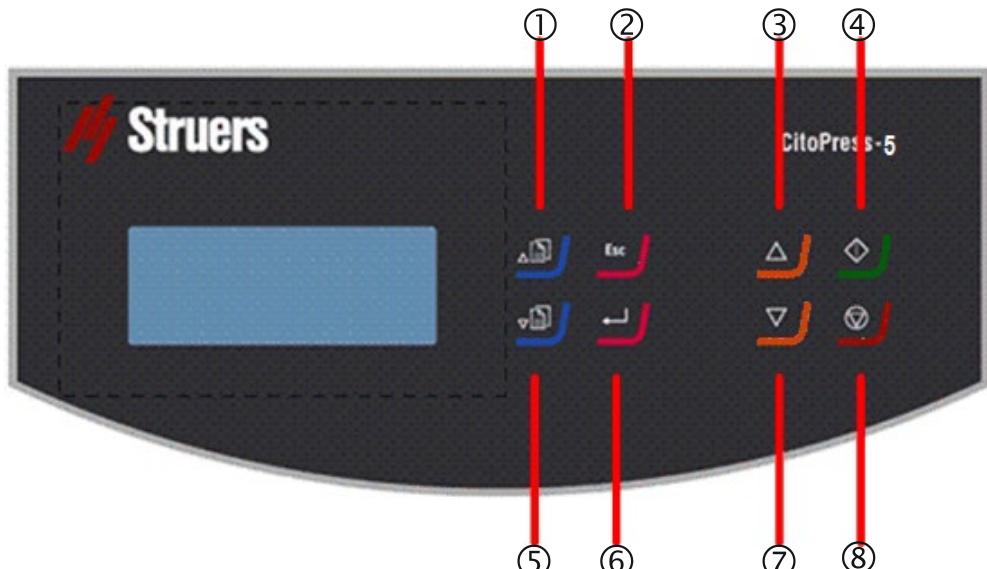


### Funkcije upravljačke ploče

Naziv	Tipka	Funkcija	Naziv	Tipka	Funkcija
① TIPKA IZBORNika GORE		Premješta označku/odabir stavke izbornika prema gore i povećava vrijednosti odabranog parametara.	⑤ TIPKA IZBORNika DOLJE		Premješta označku/odabir stavke izbornika prema gore i smanjuje vrijednosti odabranog parametara.
② ESCAPE		Vraća za jedan korak unatrag u izbornicima i odbacuje izmijenjene vrijednosti parametara ako nisu pohranjene.	⑥ ENTER		Odabire označene stavke izbornika i potvrđuje (sprema) izmijenjene vrijednosti parametara.
③ KLIP GORE		Pokreće podizanje donjeg klipa. Klip se automatski zaustavlja u najgornjem položaju.	⑦ KLIP DOLJE		Pokreće spuštanje donjeg klipa prema. Klip se automatski zaustavlja u najdonjem položaju
④ START		Pokreće uređaj.	⑧ STOP		Zaustavlja uređaj.

**Zaslon sa prikazom postavki procesa (PROCESS SETUP)**

Prikaz procesa prikazuje dva glavna dijela:

- A** Grijanje (HEATING)
- B** Hlađenje (COOLING)

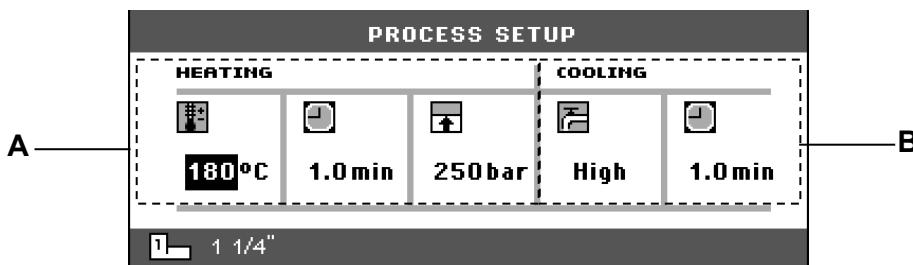

**Grijanje**

Područje grijanja (HEATING) koristi se za postavljanje i prikaz parametara zagrijavanja prilikom procesa zalijevanja uzroka. Vrijednosti su za:

- Temperaturu
- Trajanje (vrijeme) zagrijavanja
- Tlak

**Hlađenje**

Područje hlađenja (COOLING) koristi se za postavljanje i prikaz parametara hlađenja prilikom procesa zalijevanja uzroka. Vrijednosti su za:

- Brzina hlađenja: Velika, srednja ili mala
- Vrijeme hlađenja

## Upotreba izbornika za postavljanje procesa

Promjena vrijednosti parametara procesa




Vrijednosti procesnih parametara za zalijevanje uzorka postavljaju se ovako:


### NAPOMENA

Primjer u nastavku pokazuje postavljanje temperature grijanja; postupak za postavljanje ostalih parametara je isti.


U izborniku PROCESS SETUP, koristite tipke izbornika gore i dolje da biste označili vrijednost temperature.

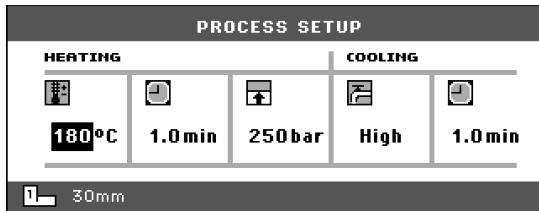

Pritisnite tipku Enter za odabir.

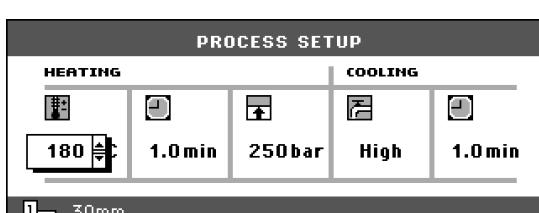


Za povećanje ili smanjenje prikazane temperature koristite tipke izbornika gore odnosno dolje.

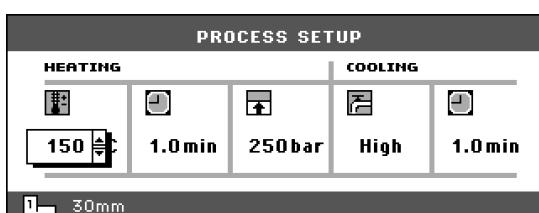

*CitoPress-5  
Upute za upotrebu*

↓ Pritisnite ↲ Enter za pohranu vrijednosti.  
Prikaz će se vratiti na izbornik za postavljanje procesa PROCESS SETUP.

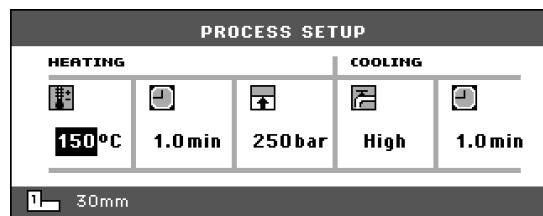

*Ponovno upotrijebite postavke procesa za sljedeći uzorak*

Nakon završetka pripreme uzorka, CitoPress na zaslonu prikazuje posljednje korištene postavke procesa (ovo vrijedi i nakon isključivanja/uključivanja preše). Ako su ove postavke prikladne za sljedeći uzorak koji će se zalijevati, pripremite uzorak, a zatim pritisnite START ◇, i proces će se pokrenuti automatski.

## Zalijevanje uzorka

### Postavljanje uzorka

- Pritisnite KLIP GORE ▲ da podignite donji klip u najgornji položaj.
- Nanesite sredstvo za odvajanje zalivenog uzorka na površinu donjeg klipa.



#### NAPOMENA

Tanki sloj sredstva za odvajanje zalivenog uzorka (AntiStick) mora se uvijek nanijeti na klipove kako bi se spriječilo lijepljenje materijala za površinu. Koristeći Struersov AntiStick, tanki sloj stearata u prahu može se lako nanijeti na klipove.

### Nasipavanje mase preko uzorka


- Postavite uzorak na klip. Uzorak mora biti čist, suh i bez masnoće. Razmak između uzorka i stijenke cilindra mora biti najmanje 3 mm kako bi se izbjegle pukotine u materijalu za zalijevanje.
- Pritisnite KLIP DOLJE ▼.  
Gornji klip će se pomaknuti u najnižu točku.
- Napunite odgovarajuću količinu materijala za zalijevanje u cilindar pomoću isporučenog lijevka. Pogledajte [Vodič za primjenu za toplo zalijevanje](#).



#### NAPOMENA

Uvijek provjerite ima li dovoljno materijala za zalijevanje da pokrije uzorak nakon kompresije. Imajte na umu da se volumen materijala za zalijevanje smanjuje kada se granulat komprimira. Ako se ne koristi dovoljno materijala za zalijevanje, klipovi mogu doći u dodir s uzorkom i oštetiti se kao i cilindar.

*Postavljanje gornjeg poklopca*

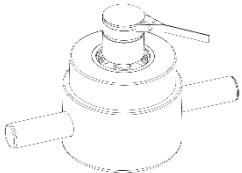

- Prije uporabe uklonite ostatke materijala za zalijevanje s gornjeg dijela cilindra uređaja za zalijevanje.
- Očistite cilindričnu površinu gornjeg klipa bez da oštetite površinu. Upotrijebite strugač za uklanjanje otvrdnutog materijala za zalijevanje.
- Nanesite sredstvo za odvajanje zalivenog uzorka na sve dostupne površine gornjeg klipa.
- Postavite poklopac s gornjim klipom na cilindar uređaja za zalijevanje.
- Pritisnite gornji poklopac ravno prema dolje, okrećući ga u smjeru kazaljke na satu dok se ne zatvori.



**OPREZ**

Za vrijeme rada, cilindar za zalijevanje će postati vrlo vruć. Provjerite je li gornji poklopac **u potpunosti zatvoren**, prije početka postupka zalijevanja.



**NAPOMENA**


Ako klip ne uđe lagano u cilindar, provjerite ima li na klipu i cilindru ostataka stvrdnutog materijala za zalijevanje. Tolerancija između cilindra i klipa je vrlo mala tako da čak i male količine materijala za zalijevanje od prethodnih zalijevanja mogu uzrokovati probleme.

**Pokretanje postupka zalijevanja**

- Postavite svaki parametar – temperaturu, tlak, vrijeme grijanja i hlađenja (sačuvane su posljednje korištene postavke procesa).
- Pritisnite START  za početak postupka zalijevanja.

**Prikaz za vrijeme postupka zalijevanja**


Za vrijeme zalijevanja, prikaz procesa zamjenjuje se prikazom za obradu koji prikazuje napredak trenutne faze (grijanje ili hlađenje) i preostalo vrijeme prije završetka procesa zalijevanja.

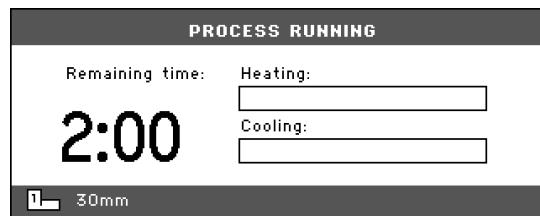

**Prikaz parametara procesa**



Za prikaz parametara procesa pritisnite ↲ Enter.

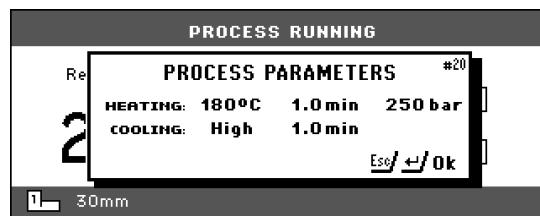

**ESC** Pritisnite Esc za povratak na prikaz procesa.

**Zaustavljanje postupka  
zalijevanja**

- Uređaj se automatski zaustavlja kada istekne vrijeme hlađenja.
- Uređaj možete zaustaviti u bilo kojem trenutku tijekom postupka zalijevanja pritiskom na STOP .



**NAPOMENA**

Vodite računa da se uzorak može oštetiti ako se ciklus zalijevanja zaustavi tijekom procesa.

**Skidanje gornjeg poklopca**

Kad je postupak zalijevanja završen:

- Okrenite gornji poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ga ne otpustite s navoja.
- Pritisnite KLIP GORE ▲ da podignite donji klip u najgornji položaj.
- Okrenite poklopac na jednu stranu kako biste omogućili uklanjanje uzorka.



**OPREZ**

Za vrijeme rada, uzorak i jedinica za zalijevanje će postati vrlo vrući.

Nakon zagrijavanja, ostavite cilindar uređaja za zalijevanje da se hlađi najmanje 2 minute prije otvaranja gornjeg poklopca.



**OPREZ**

Uvijek pratite preporučene parametre grijanja i hlađenja opisane u Struersovom vodiču za primjenu za toplo zalijevanje.

Prije otvaranja gornjeg poklopca uvijek provjerite je li jedinica za zalijevanje dovoljno ohlađena.

### 3. Održavanje

Pravilno održavanje potrebno je za postizanje maksimalnog učinka i operativnog vijeka trajanja uređaja. Održavanje je važno i za osiguravanje kontinuiranog i sigurnog rada vašeg uređaja. Postupke održavanja opisane u ovom odjeljku mora provoditi stručno ili upućeno osoblje.

#### Dnevni pregled

Prije upotrebe uređaj se mora pregledati. Nemojte koristiti uređaj dok se ne popravi oštećenje.

#### Dnevno održavanje

*Uklanjanje ostataka od zalijevanja*



- Očistite sve pristupačne površine mekom, navlaženom krpom.

#### SAVJET

Nemojte se koristit suhom krpom jer površine nisu otporne na ogrebotine. Mazivo i ulje mogu se ukloniti etanolom ili izopropanolom.

#### NAPOMENA

Nikada nemojte upotrebljavati aceton, benzol ni slična otapala.

- Otvorite poklopac (pogledajte „[Uklanjanje jedinice za zalijevanje](#)“) i uklonite ostatke s izloženih površina, uključujući navoje
- Zatvorite poklopac, pogledajte „[Postavljanje jedinice za zalijevanje](#)“.

#### Čišćenje klipova

Prije svakog zalijevanja:

- Provjerite da na ravnoj površini klipova nije ostalo materijala za zalijevanje od prethodnih procesa.
- Očistite cilindričnu površinu gornjeg klipa. Stvrdnuti materijal za zalijevanje može se lako ukloniti bez ikakvog oštećenja površine klipa korištenjem isporučenog strugala.

#### NAPOMENA

Ako su stranice klipa jako izgredane, moraju se zamijeniti. Ako je gornji poklopac pao, uzrokujući udubljenje ili deformaciju na rubu gornjeg klipa, klip također treba zamijeniti.

#### NAPOMENA

Nakupljeni materijal za zalijevanje može ograničiti kretanje ili oštetiti klipove.

### Podmazivanje navoja gornjeg poklopca

Naslage stvrdnutog materijala za zalijevanje mogu otežati zatvaranje gornjeg poklopca.

- Uklonite sav stvrdnuti materijal za zalijevanje na navojima gornjeg poklopca i jedinice za zalijevanje pomoću isporučenog strugača.



#### SAVJET

Ako postoji blago trenje u navojima, podmažite ih suhim lubrikantom kao što su molibden sulfit ili grafit.

**NEMOJTE** podmazivati navoje u spoju između gornjeg poklopca i cilindra uređaja za zalijevanje uljem ili mazivom. Cilindar uređaja za zalijevanje radi na visokim temperaturama, stoga se može koristiti samo suho mazivo, otporno na visoke temperature.

### Tjedno održavanje

- Očistite lakirane površine i upravljačku ploču mekom, navlaženom krpom i uobičajenim kućanskim sredstvima za čišćenje.

### Mjesečno održavanje

#### Čišćenje prostora ispod donjeg klipa

Prilikom zalijevanja, mala količina starog stvrdnutog materijala za zalijevanje će pasti s donjeg klipa i nakupiti se ispod njega. Stvrdnuti materijal za zalijevanje mora se očistiti kako ne bi oštetio uređaj. prozor sa informacijama pojavljuje se nakon 200 ciklusa zalijevanja (zadana vrijednost) kako bi podsjetio korisnika da očisti ispod donjeg klipa.


- Pritisnite **U redu** kada je područje ispod donjeg klipa očišćeno.
- Pritisnite **Kasnije** za nastavak rada CitoPress.

Slijedite ove korake:

- Uklonite jedinicu za zalijevanje.
- Uklonite osovinicu klipa i demontirajte donji klip.
- Uklonite materijal za zalijevanje ispod donjeg klipa krpom ili mekom četkom.
- Ponovno montirajte donji klip i osigurajte ga osovinicom klipa.
- Postavljanje jedinice za zalijevanje.

## Godišnje održavanje

Pregledajte temeljne vijke

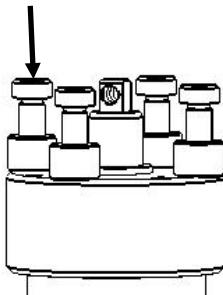

## Čišćenje filtra za vodu

- Pomoću 5 mm imbus ključa provjerite jesu li vijci koji drže jedinicu za zalijevanje na cilindru čvrsto pritegnuti.
  - Ako je potrebno, pritegnite silom od najviše 5 Nm / 4 lbf-ft.

S vremenom se male čestice nečistoća mogu nakupiti u filtru za vodu i treba ih ukloniti.

Za čišćenje filtra za vodu:

- Isključite dovod vode i demontirajte dovodnu cijev za vodu.
- Uklonite brtvu filtra sa spojne matici i temeljito ju isperite vodom.
- Ponovno priključite ulaz za vodu. (Pogledajte „[Povezivanje ulaza za vodu](#)“).

## Uklanjanje kamenca sa rashladne zavojnice

Korištenje rashladne vode iz vodovodne mreže u područjima s visokim razinama kamenca ili minerala može uzrokovati stvaranje naslaga u rashladnoj zavojnici.

Time se smanjuje učinak hlađenja, pa je potrebno jednom godišnje ukloniti kamenac sa rashladne zavojnice.

- Uklonite jedinicu za zalijevanje. (Pogledajte „[Uklanjanje jedinice za zalijevanje](#)“.)
- Ispustite vodu iz rashladnog sustava.
- Isperite zavojnicu **lagom** tekućinom za uklanjanje kamenca<sup>2</sup> i ostavite  $\frac{1}{2}$  sata.
- Isperite rashladnu zavojnicu čistom vodom.
- Za ponovno postavljanje jedinice za zalijevanje (pogledajte „[Postavljanje jedinice za zalijevanje](#)“).

Ako još ima naslaga u zavojnici, ponovite ovaj postupak i ostavite tekućinu za uklanjanje kamenca u jedinici za zalijevanje preko noći prije ispiranja vodom sljedeći dan.

## Rezervni dijelovi

Za dodatne informacije ili provjeru dostupnosti zamjenskih dijelova obratite se lokalnoj Struersovoj servisnoj mreži. Informacije za kontakt dostupne su na web stranici [Struers.com](http://Struers.com).

<sup>2</sup> Za uklanjanje kamenca s jedinice za zalijevanje preporučuje se octena ili limunska kiselina.

NEMOJTE koristiti oksidirajuće kiseline kao što je dušična kiselina ( $\text{HNO}_3$ ) jer će to razgraditi bakar jedinice za zalijevanje i može stvoriti otrovne plinove.

NEMOJTE koristiti kiseline u kombinaciji s oksidirajućim sredstvima kao što je vodikov peroksid ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) jer će to razgraditi bakar jedinice za zalijevanje.

## 4. Izjave opreza

### Popis sigurnosnih poruka u priručniku



#### OPREZ

Dugotrajno izlaganje glasnoj buci može uzrokovati trajno oštećenje sluha.  
Koristite zaštitu sluha ako izloženost buci premašuje razine određene lokalnim propisima.



#### ELEKTRIČNA OPASNOST

- Isključite uređaj iz električne mreže kada instalirate električnu opremu.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite je li napon napajanja u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici na bočnoj strani uređaja.
- Neispravan napon može dovesti do oštećenja strujnog kruga.



#### ELEKTRIČNA OPASNOST

NEMOJTE koristiti 6-15P kabel za povezivanje opreme koja koristi napajanje od 110 V. Nepridržavanje ovoga može dovesti do materijalne štete.



#### OPREZ

Opekline ili opekatine.  
Voda iz cijevi za odvod vode može postati jako vruća.



#### ELEKTRIČNA OPASNOST

- Isključite uređaj iz električne mreže i odspojite priključak vode dok ugrađujete cilindar za zalijevanje.
- Ugradnju cilindra za zalijevanje moraju provesti stručne ili upućene osobe.
- Povežite priključke za vodu i struju opisanim redoslijedom. Povezivanje priključaka za vodu prije električnih priključaka može prouzročiti istjecanje vode u električne priključke i dovesti do kratkog spoja.



#### ELEKTRIČNA OPASNOST

- Isključite uređaj iz električne mreže i odspojite priključak vode prije uklanjanja cilindra.
- Uklanjanje jedinice za zalijevanje moraju provesti stručne ili upućene osobe.



#### OPREZ

Za vrijeme rada, cilindar za zalijevanje će postati vrlo vruć.

- Prije uklanjanja cilindra, provjerite je li dovoljno hladan da se njime može rukovati



#### OPREZ

Za vrijeme rada, cilindar za zalijevanje će postati vrlo vruć.

Provjerite je li gornji poklopac **u potpunosti zatvoren**, prije početka postupka zalijevanja.



#### OPREZ

Za vrijeme rada, uzorak i jedinica za zalijevanje će postati vrlo vrući.

Nakon zagrijavanja, ostavite cilindar uređaja za zalijevanje da se hlađi najmanje 2 minute prije otvaranja gornjeg poklopca.



#### OPREZ

Uvijek pratite preporučene parametre grijanja i hlađenja opisane u Struersovom vodiču za primjenu za toplo zalijevanje.

Prije otvaranja gornjeg poklopca uvijek provjerite je li jedinica za zalijevanje dovoljno ohlađena.



#### ELEKTRIČNA OPASNOST

Odspajanje napajanja smije provesti samo kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

#### Simboli na uređaju



Simbol za vruću površinu

- Gornji poklopac na jedinici za zalijevanje
- Sa strane na jedinici za zalijevanje



Upozorenje!

- Unutar poklopca jedinice za zalijevanje

## 5. Transport i skladištenje



### NAPOMENA:

Sigurno zapakirajte uređaj prije transporta.  
Nestručno pakiranje može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.  
Obratite se Struersovoj servisnoj mreži.  
Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i oprema  
sačuvaju za buduću uporabu.

Slijedite ove korake:

- Isključite napajanje:
- Isključite dovod vode – preostala voda istječe iz uređaja kada je dovod vode isključen.
- Očistite uređaj.
- Podignite uređaj na kolica.
  - Podignite CitoPress-5 pridržavanjem ispod baze uređaja, s lijeve i s desne strane. Za podizanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Podignite uređaj s kolica na novu poziciju.


Ako je uređaj spremljen radi dugoročnog skladištenja ili otpreme,  
slijedite ove dodatne korake:

- Zatvorite ventilacijski ventil, pričvrstite ga sigurnosnom maticom.
- Montirajte plastičnu kapicu na ventilacijski ventil.
- Postavite veliku plastičnu foliju na paletu.
- Postavite uređaj na blokove na paleti
- Osigurajte uređaj s pomoću originalnog transportnog okvira.
- Postavite sredstvo za sušenje (silikagel) pokraj uređaja.
- Pričvrstite i zalijepite plastičnu foliju kako bi uređaj ostao suh.
- Zapakirajte slobodne dijelove u kartonsku kutiju i stavite je na uređaj.
- Napravite sanduk oko uređaja i osigurajte ga.

Na novoj lokaciji:

- Pogledajte [Pre-Installation Checklist](#).

## **6. Zbrinjavanje**

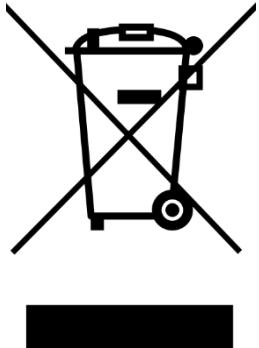

Oprema označena simbolom WEEE sadrži električne i elektroničke komponente te se ne smije zbrinuti kao običan otpad. Obratite se lokalnim nadležnim tijelima za informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

# Referentni vodič

Sadržaj	Stranica
1. Struersova baza znanja.....	47
2. Vodič za primjenu za toplo zalijevanje.....	48
3. Pribor .....	48
4. Potrošni materijal.....	48
5. Rješavanje poteškoća .....	49
6. Servis.....	54
Servisni izbornici.....	54
Pristupanje servisnim izbornicima.....	54
Izbomik Statistika.....	55
Izbomik Senzori.....	56
7. Rezervni dijelovi i dijagrami.....	57
Dijagrami .....	57
8. Pravne odredbe i propisi.....	62
Obavijest FCC-a .....	62
7. Tehnički podaci.....	63

## **1. Struersova baza znanja**

Materijalografsko zalijevanje može se smatrati pomoćnim procesom koji pomaže u procesu mehaničke pripreme, ali i završnim ispitivanjem. Razumijevanje različitih karakteristika materijala za zalijevanje i mogućnost procjene potrebe za zalijevanjem od ključne je važnosti za uzorke s kojima je lako rukovati i čistiti te koji daju dobar sloj premaza ili izgled rubova.

Za dodatne informacije pogledajte odjeljak [zalijevanje](#) na web stranici Struers.

## **2. Vodič za primjenu za toplo zalijevanje**

Korisne informacije o zalijevanju i savjete možete pronaći u Struersovom [Vodič za primjenu za toplo zalijevanje](#) ili posjetite web stranicu Struers na <http://www.struers.com> i pogledajte odjeljak **Znanje**.

## **3. Pribor**

Pogledajte [brošuru uređaja CitoPress](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi.


## **4. Potrošni materijal**

Preporučuje se upotreba potrošnog materijala za zalijevanje proizvođača Struers.

Ostali proizvodi (npr. rashladna sredstva za recirkulaciju) mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. gumene brtve. Jamstvo možda ne pokriva oštećene dijelove uređaja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije proizvođača Struers.

Pogledajte brošuru [Struers Toplo zalijevanje](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi.

## 5. Rješavanje poteškoća

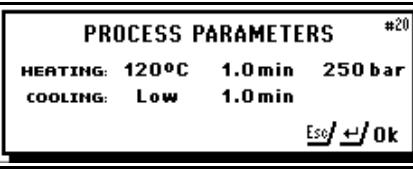Prikaz/pogreška	Uzrok	Radnja
<b>Poruka o pogrešci</b>		
	Pogreška tlaka s pomicanjem klipa.	Obratite se Struersovoj servisnoj službi.
	Nema brojčanih znamenki u broju lozinke koja se spremi.	Pritisnite ESC i upišite 4 znamenke za broj lozinke
	Temperaturna pogreška, jedinica za zalijevanje.	Obratite se Struersovoj servisnoj službi.
	Pritisnut je START i nijedan cilindar nije detektiran.	Provjerite da li je cilindar pravilno postavljen. Ako pogreška ostane, obratite se Struersovoj servisnoj službi.
	Parametri procesa prikazuju se pritiskom na ENTER dok je proces u tijeku.	Za uklanjanje poruke ponovno pritisnite ENTER.
		Isključite uređaj CitoPress, a zatim ga uključite.  Ako se time ne riješi problem, obratite se Struersovoj servisnoj službi.
		Isključite uređaj CitoPress, a zatim ga uključite.  Ako se time ne riješi problem, obratite se Struersovoj servisnoj službi.
	Naponsko preopterećenje	Isključite uređaj CitoPress, a zatim ga uključite.  Ako se time ne riješi problem, obratite se Struersovoj servisnoj službi.

*CitoPress-5*  
*Upute za upotrebu*

Prikaz/pogreška	Uzrok	Radnja
<b>ERROR</b> #29 <b>P.O.S.T.</b> <b>Trafo OVERLOAD!</b>		<p>Isključite uređaj CitoPress, pričekajte 5 minuta, a zatim ga uključite.</p> <p>Ako se time ne riješi problem, обратите се Struersovoj servisnoj službi.</p>
<b>MESSAGE</b> #43 <b>Main supply voltage too low!</b>  <u>←/Ok</u> <u>Esc/Later</u>	Glavni napon nizak na početku procesa.	<p>Isključite uređaj CitoPress, a zatim ga uključite.</p> <p>Ako se time ne riješi problem, обратите се Struersovoj servisnoj službi.</p>

Prikaz/pogreška	Uzrok	Radnja
<b>Zvučni signali</b>		
Dugačak zvučni ton.	Naredba se ne može prihvati.	Pogledajte odjeljak <i>Osnovni rad</i> u priručniku.
<b>Problemi sa uređajem</b>		
Proces neće započeti.	Vrijeme grijanja i vrijeme hlađenja postavljeno je na nulu.	Postavite točna vremena.
Nedovoljan pritisak.	Netočna postavka sile/tlaka. Kvar u tlačnom sustavu.	Postavite točan parametar. Obratite se Struersovoj servisnoj službi.
Nedovoljno grijanje.	Pogrešno podešeno vrijeme ili temperatura grijanja. Kvar u sustavu grijanja.	Postavite točne parametre. Obratite se Struersovoj servisnoj službi.
Nedovoljno hlađenje.	Netočno podešenje vremena za hlađenje. Slavina za opskrbu rashladnom vodom zatvorena je ili nije dovoljno otvorena. Filtar na dovodu vode je začepljen. Naslage kamenca nakupljene u rashladnoj zavojnici.	Postavite točan parametar. Otvorite slavinu. Očistite filter. Pogledajte odjeljak <a href="#"><u>Uklanjanje kamenca sa rashladne zavojnice</u></a> pod <a href="#"><u>Održavanje</u></a> .
Voda za hlađenje kaplje ispod uređaja.	Brzo-spajajuća spojka nije pravilno montirana.	Skinite poklopac s jedinice za zalijevanje i provjerite priključke brzo-spajajuće spojke.

Prikaz/pogreška	Uzrok	Radnja
Gornji poklopac se neće početi navijati na cilindar uređaja za zalijevanje.	Donji klip nije dovoljno spušten da bi napravio mjesta za gornji poklopac.	Pritisnite tipku Klip dolje kako biste spustili klip.
	Gornji poklopac nije pravilno montiran.	Pritisnite gornji poklopac ravno prema dolje, okrećući ga u suprotnom smjeru od kazaljke na satu dok ne čujete klik. Za zatvaranje: Pritisnite gornji poklopac ravno prema dolje, okrećući ga u smjeru kazaljke na satu dok se potpuno ne zatvori.
	Gornji klip je prevruć.	Ostavite da se gornji poklopac i gornji klip ohlade. Smanjite temperaturu zalijevanja.
	Stvrdnuti materijal za zalijevanje unutar cilindra uređaja za zalijevanje.	Očistite cilindar uređaja za zalijevanje četkom od mјedene žice.
	Stvrdnuti materijal za zalijevanje na cilindričnoj površini gornjeg klipa.	Očistite klip isporučenim strugačem.
	Gornji poklopac je pao na pod/stol, uzrokujući izbočinu na rubu klipa.	Zamjenite gornji klip.
Gornji poklopac ne može se zavrnuti do kraja.	Oštećenje navoja u gornjem poklopcu ili na gornjem klipu.	Uklonite gornji klip s gornjeg poklopca (pogledajte upute u odjeljku <a href="#">Održavanje</a> ). Isprobajte oba sljedeća postupka kako biste identificirali problem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokušajte montirati gornji poklopac, bez gornjeg klipa. Ako to nije moguće, обратите се Struersovoj servisnoj službi.</li> <li>▪ Pokušajte umetnuti odspojeni gornji klip u cilindar uređaja za zalijevanje. Ako to nije moguće, обратите се Struersovoj servisnoj službi.</li> </ul>
	Prljavština u navojima na gornjem poklopcu i cilindru uređaja za zalijevanje.	Očistite navoje. Koristite samo suhi lubrikant u prahu.
	Disk za toplinsku izolaciju, postavljen na vrhu gornjeg klipa ima veći promjer od gornjeg klipa.	Obratite се Struersovoj servisnoj službi.

Prikaz/pogreška	Uzrok	Radnja
Gornji poklopac ne može se otpustiti.	Stvrdnuti materijal za zalijevanje na cilindričnoj površini gornjeg klipa.  Prljavština u navojima gornjeg poklopca.	Za otpuštanje gornjeg poklopca: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pomaknite donji klip gore-dolje nekoliko puta.</li> </ul> Ako se time ne riješi problem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uključite grijanje 1 min. i pokušajte ponovno.</li> </ul> Ako se time ne riješi problem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dovršite postupak zalijevanja bez upotrebe sile, ali uz vrijeme zagrijavanja i hlađenja od oko 15 minuta.</li> </ul> Ako se time ne riješi problem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uklonite dvije ručke na gornjem poklopcu.</li> <li>▪ Uklonite plastični poklopac s gornjeg poklopca (pogledajte odjeljak <a href="#">Održavanje</a>).</li> <li>▪ Otpustite gornji poklopac pomoću viličastog ključa.</li> </ul>
Uzorak ima oštре rubove koji oštećuju površinu za brušenje/poliranje.		Zamijenite donji klip sa <i>klipom sa ukošenim rubom</i> (po izboru).  

## 6. Servis

Struers preporučuje da se redovita servisna provjera provodi jednom godišnje ili nakon svakih 1500 sati upotrebe.

Struers nudi niz sveobuhvatnih planova održavanja koji zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Ta usluga naziva se **ServiceGuard**.

Planovi održavanja obuhvaćaju provjeru opreme, zamjenu potrošnih dijelova, prilagodbe/kalibraciju za optimalan rad te završnu funkciju provjeru.



### NAPOMENA:

Servis smije provoditi samo inženjer ili kvalificirani Struersov tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).


Obratite se Struersovoj servisnoj službi za informacije.

### Servisni izbornici


uredaj CitoPress je opremljen servisnim izbornicima za operatera koji pružaju važne informacije o povijesti rada i trenutnom radnom stanju uređaja.

#### Pristupanje servisnim izbornicima

U glavnom izborniku označite, a zatim odaberite stavku servis.

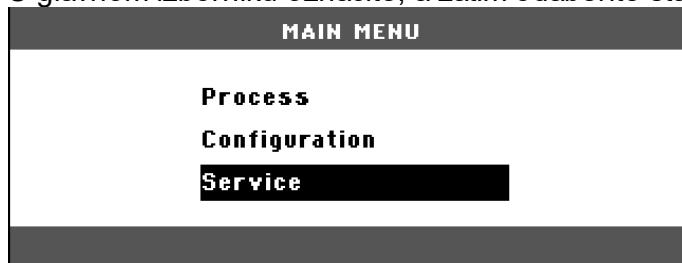

Kada se otvoriti izbornik Servis, dostupne su dvije stavke izbornika (Senzori i Statistika).

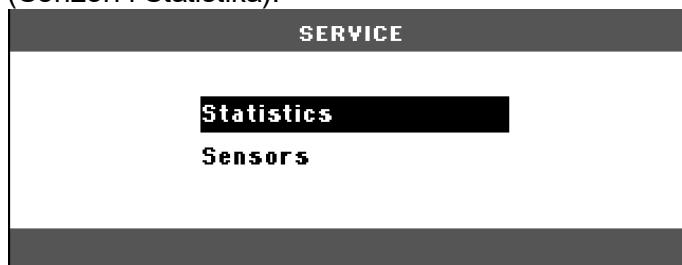

Da biste pristupili ovim stavkama izbornika, prvo ih označite, a zatim ih odaberite.

*Izbornik Statistika*

uređaj CitoPress mjeri i bilježi statističke podatke o svom radu, ti se podaci prikazuju u prikazu Statistika. Sljedeća tablica pruža informacije o ovim statističkim podacima.

<b>Stavka</b>	<b>Prikaz</b>
<b>Statistika</b>	
Serijski broj	(broj)
Verzija softvera	(broj)
Verzija baze podataka	(broj)
Verzija pokretačkog programa	(broj)
<b>UKUPNA UPOTREBA</b>	
Ukupno vrijeme rada	(sati)
Vrijeme rada hidrauličnog motora	(sati)
Vrijeme rada grijaćeg elementa	(sati) / (zbroj svih jedinica)
Broj operacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA	(brojilo)
Broj aktivacija hlađenja.	(brojilo)
<b>UPOTREBA OD POSLJEDNJEG PONOVNOG POKRETANJA</b>	
Ukupno vrijeme rada	(sati)
Vrijeme rada od posljednjeg servisa	(sati)
Vrijeme rada hidrauličnog motora	(sati)
Vrijeme rada grijaćeg elementa	(sati) / (zbroj svih jedinica)
Broj operacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA	(brojilo)
Broj aktivacija hlađenja	(brojilo)

*Izbornik Senzori*

Uređaj CitoPress je opremljen brojnim senzorima. Podaci u stvarnom vremenu, koje pružaju ti senzori, prikazani su na prikazu Senzori. Sljedeća tablica pruža informacije o ovim podacima senzora.

<b>Senzor</b>	<b>Prikaz</b>
<b>PCB NAPONI</b>	
Glavna PCB verzija	ADC + Volt
+DC	ADC + Volt
+24VDC	ADC + Volt
+12VDC	ADC + Volt
+9,8VDC	ADC + Volt
+3,3VDC	ADC + Volt
-22VDC	ADC + Volt
Kontrast LCD prikaza	ADC + Volt
Preopterećenje transformatora	Da/Ne
<b>PCB IZLAZNE VRIJEDNOSTI</b>	
Relej za jedinicu grijanja	U redu/kratak spoj
Ventil za jedinicu za hlađenje	U redu/kratak spoj
Relej za selektor napona.	U redu/kratak spoj
RS232 Servis	Povezano/nije povezano
<b>Jedinica za zalijevanje</b>	
Veličina cilindra	ADC+ (mm ili inč)
Temperatura cilindra	ADC + (°C)
Uljni tlak cilindra	ADC + (bar)
Struja hidraulične pumpe	(ADC + amper) (srednja vrijednost)
Napon hidraulične pumpe	(ADC + +DC volt) (srednja vrijednost)
<b>GLAVNI NAPON NAPAJANJA</b>	
Napon napajanja pri uključenju.	ADC + Volt
Napon napajanja	ADC + Volt
Minimalni napon (200 sati).	ADC + Volt (polje prikazuje 200 sati rada)
Maksimalni napon (200 sati).	ADC + Volt (polje prikazuje 200 sati rada)


## 7. Rezervni dijelovi i dijagrami


Za dodatne informacije ili provjeru dostupnosti zamjenskih dijelova obratite se lokalnom Struersovom servisnom odjelu. Informacije za kontakt dostupne su na web stranici [Struers.com](http://Struers.com).

### Dijagrami


Blok dijagram.....	15773050D
Diagram strujnog kruga .....	15773100H
Dijagram vode .....	15731001A
Hidraulični dijagram .....	15731000D

Pogledajte sljedeće stranice.

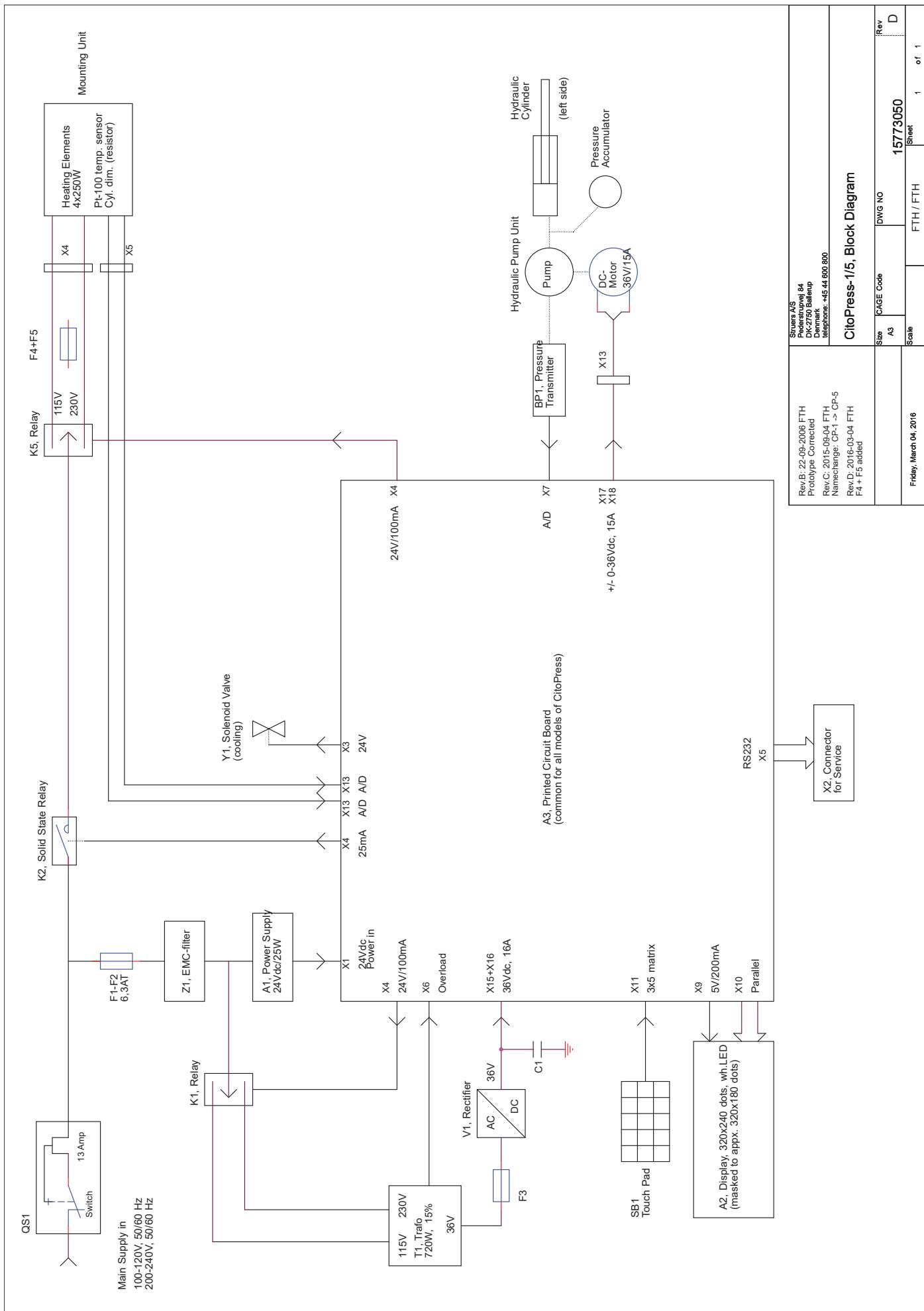

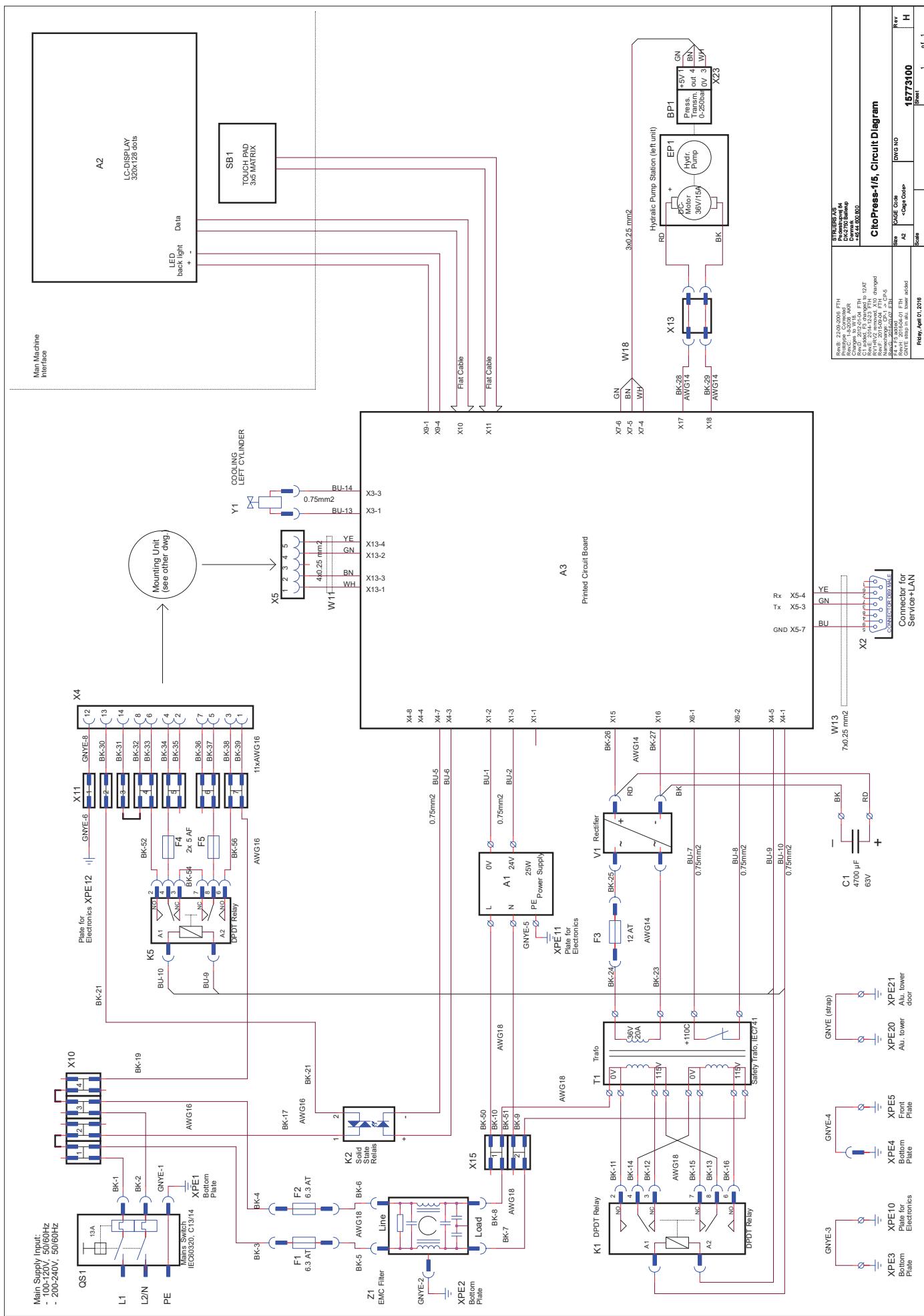

# Water supply (fresh or Cooli)

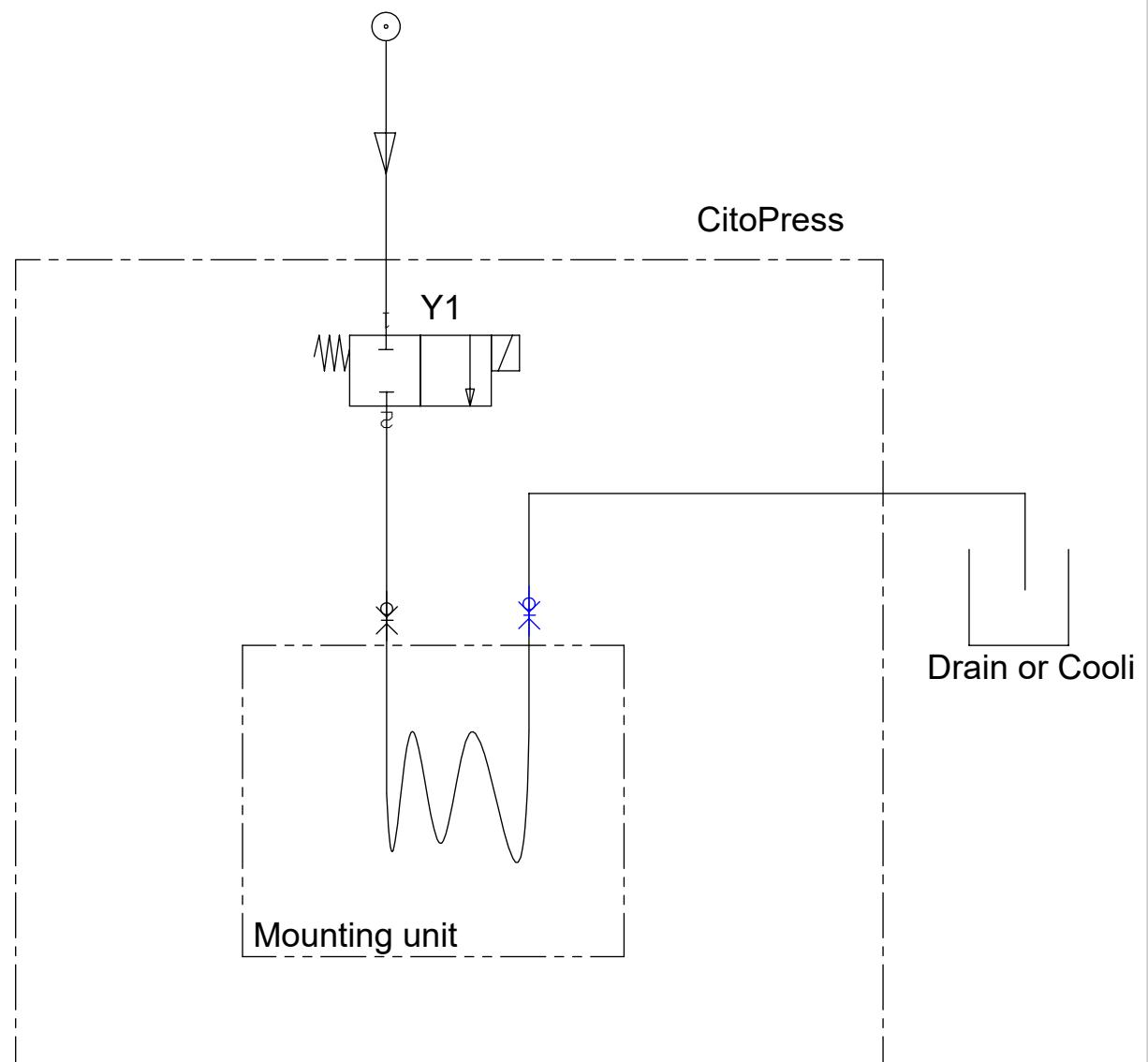

A	2018-10-05	JLI	2018-10-05	THF	
Rev	Crea. date yyyy-mm-dd	Revision description	Draw. Init	Appr. date yyyy-mm-dd	Appr. Init


Material:	Scale:	Format:	Tolerance: DS/ISO 2768 -
	1:1	A4	Weight : g



**Struers**  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup  
Copenhagen  
Denmark  
Phone :+45 44600 800  
Fax : +45 44600 804

**15731001 Water diagram**

## EP11 Left cylinder

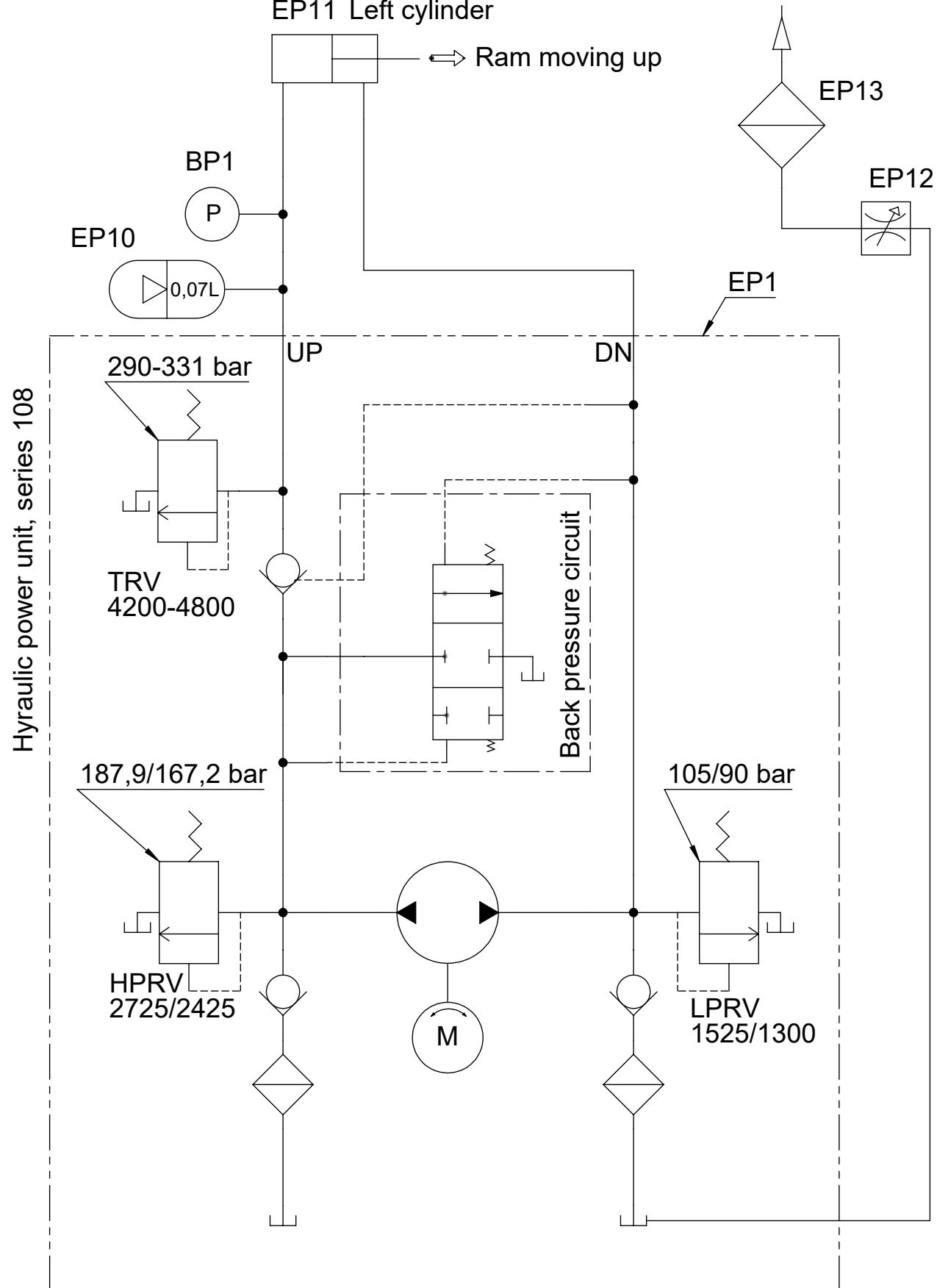

D	2019-03-22	Valve symbol changed. Vol. for accumulator added	JLI	2019-03-22	POP
A	2006-07-28		BMJ		
Rev	Crea. date yyyy-mm-dd	Revision description	Draw. Init	Appr. date yyyy-mm-dd	Appr. Init
F					
		Material:	Scale: 1:5	Format: A4	Tolerance: DS/ISO 2768 - Weight : g
		ID: Description:			Sheet 1 of 1 Rev: D
		15731000 Hydraulic diagram, CitoPress-1/-5/-10/-15			

## **8. Pravne odredbe i propisi**

### **Obavijest FCC-a**

Ova je oprema ispitana i ustanovljeno je da je u skladu s odredbama za digitalni uređaj razreda A u skladu s Dijelom 15. Pravila FCC-a. Te su granice osmišljene za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji kada se opremom rukuje u komercijalnom okruženju. Ova oprema generira, rabi i može zračiti radiofrekvencijskom energijom i, ako se ne instalira i upotrebljava u skladu s Uputama za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikaciji. Rukovanje ovom opremom u stambenom području vjerojatno će uzrokovati štetne smetnje, u slučaju čega će korisnik morati otkloniti smetnje o vlastitom trošku.

U skladu s Dijelom 15.21 Pravila FCC-a sve promjene ili izmjene ovog proizvoda koje nije izričito odobrio Struers ApS mogu uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikaciji i poništiti korisnikovo pravo na rukovanje opremom.

## 7. Tehnički podaci

Predmet	Specifikacije		
	Metričke/međunarodne vrijednosti	SAD	
<b>Specifikacije za zalijevanje</b>			
Jedinice za zalijevanje (po izboru)	Promjer	25, 30, 40, 50 mm	1¼", 1½"
Kompresija	Sila na osovini klipa	50–350* bara u koracima od 25 bara	725 - 5076* psi u koracima od 363 psi
		 <b>NAPOMENA</b> Prilikom korištenja cilindra promjera 50 mm, maks. tlak ograničen je na 250 bara / 3,625 psi.	
Grijanje (s uključenim tlakom)	Temperatura	120 / 150 / 180 °C	248 / 302 / 356 °F
	Vrijeme	Promjenjivo od 1 do 15 min.	
Hlađenje (s uključenim tlakom)	Vrijeme	Promjenjivo od 1 do 15 min.	
	Stopa	Visoko:	Puni protok (4,8 l/min.)
		Srednje:	20 % od punog protoka (0,96 l/min.)
		Nisko:	3% od punog protoka (0,14 l/min.)
<b>Fizičke specifikacije</b>			
Opskrba vodom	Voda sa slavine		
	Tlok za vodu sa slavine	1 - 6 bara	14,5 - 87 psi
	Ulaz	¾" promjer	¾" promjer
	Izlaz	10 mm promjer	0,4"
Opskrba i potrošnja električne energije	Napon/frekvencija	200-240 V / 50-60 Hz	100-120 V / 50-60 Hz,
	Faze napajanja	Jednofazni (N+L1+PE) ili dvofazni (L1+L2+PE)	
	Potrošnja energije:		
	U mirovanju	8 W	8 W
	Maks.	1300 W@200–240 V	1300 W@100–120 V
	Struja	5,6 A@200–240 V	13 A@100–120 V
Prekidač za diferencijalnu struju	Potreban je tip A, 30 mA (ili bolja inačica)		
Dimenzije i težina	Širina	480 mm	19"
	Dubina	560 mm	22"
	Visina (Instalirana jedinica za zalijevanje i gornji poklopac)	450 mm	17,7"
	Težina	34 kg	75 lbs

<b>Predmet</b>	<b>Specifikacije</b>	
	<b>Metričke/međunarodne vrijednosti</b>	<b>SAD</b>
<b>Standardne specifikacije</b>		
Sigurnosni standardi		Pogledajte Izjavu o sukladnosti
<b>Specifikacije u pogledu zaštite okoliša</b>		
Razina buke <sup>3</sup>	U mirovanju	0 dB (A)
	Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A	LwA = 63 dB(A) (izmjerena vrijednost) K = 4 dB(A) Mjere su navedene u skladu s EN ISO 11202.
Radno okruženje	Temperatura (radna)	5–40 °C
	Vlažnost	<85 % RV bez kondenziranja
<b>Uvjeti pohrane</b>	Temperatura	-25 – 55 °C
	Vlažnost	<95 % RV (bez kondenziranja)
<b>Specifikacije sučelja</b>		
Kontrole		Dodirna pločica
LCD prikaz s bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem		160x240 točaka

<sup>3</sup> Razina buke: Navedene su vrijednosti razine emisije i nisu nužno razine za siguran rad. Unatoč tome što postoji međuodnos između emisije i razina izloženosti, to se ne može pouzdano upotrebljavati za utvrđivanje jesu li dodatne mjere predostrožnosti potrebne ili nisu. Čimbenici koji utječu na stvarnu razinu izloženosti radne snage uključuju karakteristike radne prostorije, ostale izvore buke itd., tj. broj strojeva i obližnjih procesa. Također, dopuštena razina izloženosti može se razlikovati ovisno o određenoj državi. Međutim, te informacije omogućit će korisniku uređaja bolju procjenu opasnosti i rizika.

## CitoPress, Kontrolni popis prije instalacije

Pročitajte Upute za instalaciju i Upute za upotrebu  
prije instalacije uređaja.

### Preduvjeti za instalaciju

- Stol: - mora imati nosivost od najmanje 60 kg/132 lbs

*Potreban pribor i potrošni materijal*

(naručuje se zasebno)


Pogledajte [brošuru CitoPress](#) i [brošuru Toplo zalijevanje](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi.

*Preporuka*


- Recirkulacijska rashladna jedinica

### Specifikacije sanduka

CitoPress-5/-15

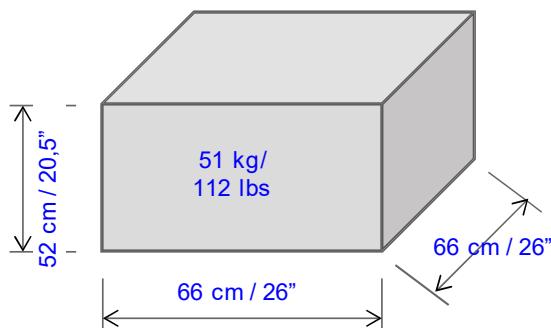

CitoPress-30

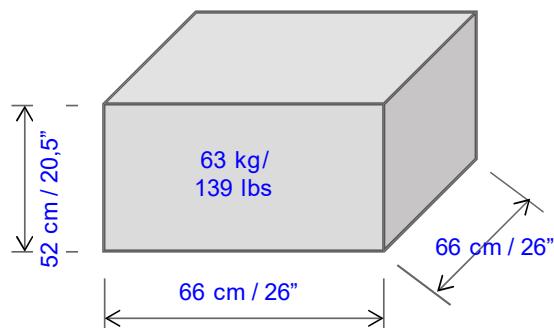

### Lokacija

Uređaj se mora postaviti u blizini izvora napajanja.

Uređaj je izведен za smještaj na stol.

Stol mora imati nosivost od najmanje 60 kg / 132 lbs.

Visina stola treba biti najmanje 75 cm / 30".


## Rukovanje, transport i pohrana

- Podignite uređaj CitoPress pridržavanjem ispod baze uređaja, s lijeve i s desne strane.
- Postavite uređaj na stol.
- Podignite prednji dio uređaja i pažljivo ga postavite na predviđeno mjesto.
- Provjerite stoji li uređaj sigurno, na način da su sve 4 gumene nožice na stolu.


## Dimenzije

	CitoPress-5/-15	CitoPress-30	CitoDoser
Širina:	48 cm / 19"	55 cm / 21,5"	22 cm / 9"
Dubina:	56 cm / 22"	56 cm / 22"	55 cm / 22"
Visina: - Instaliran cilindar za zalijevanje i gornji poklopac - Uključujući CitoDoser	45 cm / 17,7" 55 cm / 21,5"	45 cm / 17,7" 55 cm / 21,5"	11 cm / 4,3"
Težina:	34 kg / 75 lbs	48 kg / 106 lbs	3,1 kg / 7 lbs

Dimenzije: CitoPress-5/-15

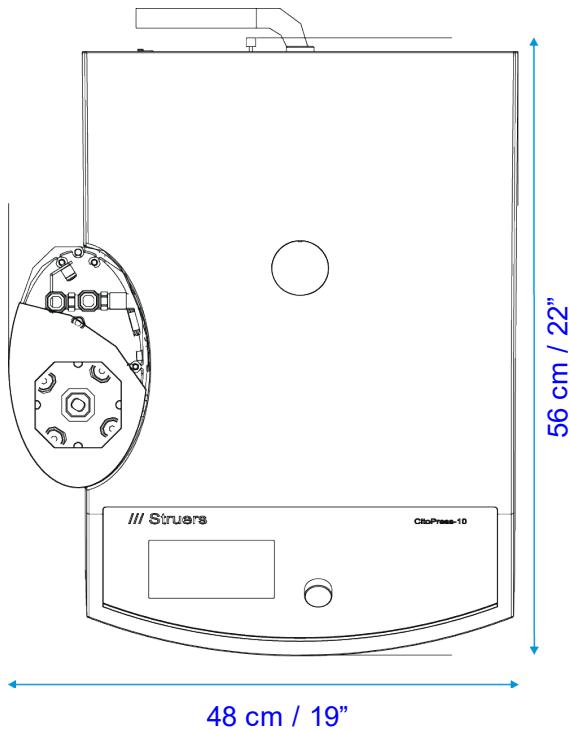

Dimenzije: CitoPress-30

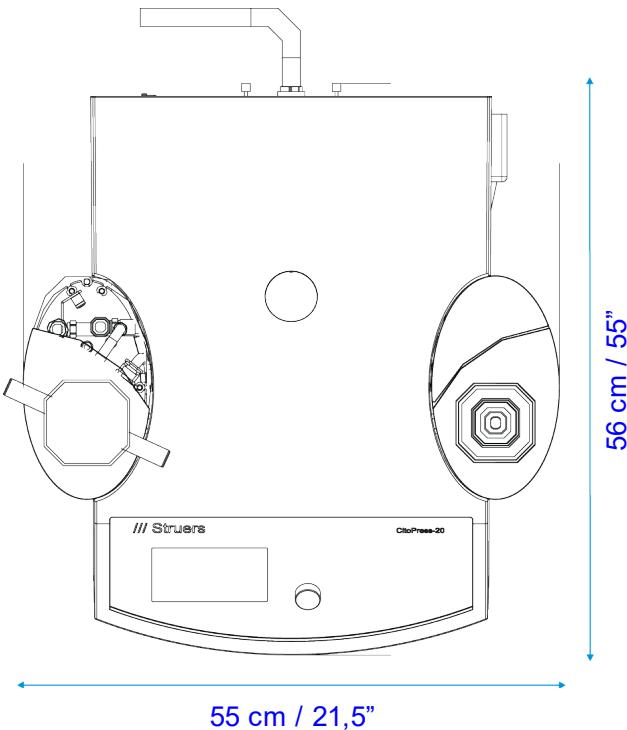

## Preporučeni prostor

**Prednja strana:** Preporučeni prostor s prednje strane: 100 cm / 40".

**Stražnja strana:** Uređaj možete postaviti uza zid.

- Provjerite postoji li dovoljno prostora iza stola za ulazne i izlazne cijevi.  
Približno 10 cm / 4"

**Bočne strane:**

- Provjerite ima li dovoljno prostora sa strane za otvaranje poklopca kućišta cilindra za zalijevanje: minimalno 20 cm / 8".  
(na *obje* strane za uređaj CitoPress-30).

Ostavite 22 x 55 cm / 9" x 22" prostora za svaku CitoDoser Base jedinicu ako koristite CitoDoser.


**Iznad:**

- Provjerite da ima najmanje 70 cm / 28" iznad stola, ako koristite CitoDoser.


## Napajanje

Uređaj se isporučuje s 3 vrste mrežnih kabela (dužine 2,5 m / 8,2'). Mrežna utičnica mora biti lako dostupna i smještena između 0,6 m - 1,9 m (2½" – 6') iznad poda. (Preporučuje se gornja granica od 1,7 m (5' 6")).

### Jednofazno napajanje

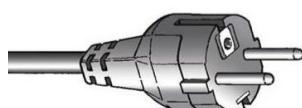


2-pinski (European Schuko) utikač je za upotrebu na jednofaznim priključcima. Ako utikač isporučen s ovim kabelom nije odobren u vašoj zemlji, morate ga zamijeniti odobrenim utikačem.

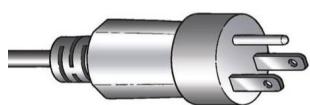

3-pinski (North American NEMA 5-15P) utikač je za upotrebu na jednofaznim priključcima. Ako utikač isporučen s ovim kabelom nije odobren u vašoj zemlji, morate ga zamijeniti odobrenim utikačem.

### Dvofazno napajanje

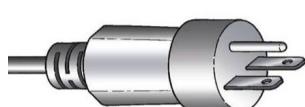

3-pinski (North American NEMA 6-15P) utikač je za upotrebu na dvofaznim priključcima. (Ovaj kabel se preporučuje za upotrebu sa uređajem CitoPress-30). Ako utikač isporučen s ovim kabelom nije odobren u vašoj zemlji, morate ga zamijeniti odobrenim utikačem.

### Električna specifikacija:

<b>Napon / frekvencija</b>	100-120V / 50-60 Hz, 200-240 V / 50-60 Hz <b>Automatsko prepoznavanje i automatsko prebacivanje</b>		
<b>Ulag za napajanje</b>	<b>Jednofazni (N+L1+PE) ili dvofazni (L1+L2+PE)</b> Električna instalacija mora biti u skladu s „Kategorijom instalacije II“		
	<b>CitoPress-5</b>	<b>CitoPress-15</b>	<b>CitoPress-30</b>
<b>Potrošnja energije: U mirovanju</b>	8 W	8 W	8 W
<b>Maks. snaga</b> 100-120 V 200-240 V	1300 W 1300 W	1300 W 1300 W	1300 W 2300 W
<b>Maks. struja</b> 100-120 V 200-240 V	13 A 5,6 A	13 A 5,6 A	13 A 10 A
<b>Strujne zaštitne sklopke (FID)</b>	Potreban je tip A, 30 mA (ili bolji).		

## Priklučak vode

Obvezno

Opcija

Uređaj se isporučuje s tlačnim crijevom od 2 m / 6,5' za spajanje uređaja na vodovodnu mrežu.

Tlok vode: 1 - 6 bara / 14,5 - 87 psi

Isporučeno crijevo:  $\frac{3}{4}$ " promjer x 2 m/ 6,5' sa standardnim priključkom.

Cijevni priključak:  $\frac{3}{4}$ " Britanski standardni cijevni navoj

Ipak, preporučuje se recirkulacijska rashladna jedinica.

Pogledajte Pribor na stranici [6](#) za pojedinosti.

## Odvod vode

Obvezno

Opcija

Uređaj se isporučuje s odvodnim crijevom od 2 m / 6,5'.

Osigurajte da je odvod vode ispod razine uređaja.

## Komprimirani zrak

Obvezno

Opcija

Nije obvezno.

## Ispuh

Obvezno

Opcija

Nije obvezno.

## Radna okolina



5-40 °C  
40-105 °F



Maks. 95 % RV

## Pribor i potrošni materijal

Pogledajte [brošuru CitoPress](#) i [brošuru Toplo zalijevanje](#) za pojedinosti o dostupnoj ponudi.

### Recirkulacijska rashladna jedinica

#### Preporuka

Preporučuje se *Struers sustav hlađenja 7* sa spremnikom od 50 l, malom pumpom i Cooli-1 upravljačkom jedinicom.

Za intenzivnu upotrebu, preporučuje se *Struers sustav hlađenja 5* sa spremnikom od 100 l, malom pumpom, Cooli-1 upravljačkom jedinicom i filterom.

*Preporučuje se upotreba potrošnog materijala Struers.*

*Drugi proizvodi (npr. rashladna sredstva) mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. gumene brtve. Jamstvo možda neće pokriti oštećene dijelove uređaja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije marke Struers.*



## Ensuring Certainty

**Struers ApS**  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Denmark

## **Declaration of Conformity**

Doc: 15777901 B

EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB

**Manufacturer** / Производител / Výrobce / Producent / Hersteller / Κατασκευούχης / Fabricante / Toolja / Valmistaja / Fabricant / Proizvođač / Gyártó / Fabricante / Gamintojas / Ražotājs / Fabrikant / Producent / Fabricante / Producátor / Výrobcia / Proizvajalec / Tillverkare / 贩売元 / 제조자 / Produsent / Изготовитель / Измайлов / 制造商

Декларация за съответствие	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	Verklaring van overeenstemming	適合宣言書
Prohlášení o shodě	Déclaration de conformité	Deklaracja zgodności	적합성 선언서
Overensstemmelseserklæring	Izjava o sukladnosti	Declaração de conformidade	Samsvarserklæring
Konformitetsdeklaration	Megfelelőségi nyilatkozat	Declaratie de conformitate	Заявление о соответствии
Δήλωση συμμόρφωσης	Dichiarazione di conformità	Vyhlašenie o zhode	Uygunluk Beyanı
Declaración de conformidad	Aitliklilik deklaracija	Izjava o skladnosti	符合性声明
Vastavusdeklaratsioon	Aitlitsibas deklaracija	Intyg om överensstämmelse	

**Name** / Име / Název / Navn / Name / Όνομα / Nombre / Nimetus / Nimi / Nom / Naziv / Név / Nome / Pavadinimas / Nosaukums / Naam / Nazwa / Nome / Denumirea / Názov / Ime / Namn / 名前 / 제 풀 명 / Наименование / Adj / 名称 Cito Press- 5

**Model / Модел / Model / Model / Model / Model / Movrélo / Modelo / Mudeł / Malli / Modèle / Model / Model / Modello / Modelis / Modelis / N/A**  
**Model / Модел / Modelo / Modelül / Model / Model / Model / モデル / 모델 / Model / Модель / Model / 型号**

**Function** / Функция / Funkce / Funktion / Funktion / Λειτουργία / Función / Funktsioon / Toiminto / Fonction / Funkcija / Funkció / Funzione / Funkcja / Funkcja / Functie / Funkcja / Função / Funcja / Funkcia / Funkcja / Funktion / 機能 / 기능 / Funksjon / Направление / Funksiyon / 功能

**Serial no.** / Серійн. номер / Výrobni číslo / Serienummer / Sérienummer / Σεριαλικός αριθμός / N.º de serie / Seerianumber / Sarjanro / No de série / Serijski broj / Sorozatszám / N. serialé / Serijos Nr. / Séríjas Nr. / Serienr. / Numer serijný / N.º de serie / Nr. serie / Výrobne č. / Serijska št. / Sérienummer / シリアル番号 / 일련번호 / Serienr. / Серийный номер / Seri no. / 序列号



#### **Module H according to global approach**

en	We declare that the product mentioned is in conformity with the following directives and standards:	el	Δηλώνουμε ότι το εν λόγω προϊόν είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:	hu	Kijelentjük, hogy jelen termék megfelel a következő irányelvnek és szabványnak:	pt	Declaramos que o produto mencionado está em conformidade com as seguintes normas e diretivas:	ko	해당 선언서 상의 제품은 다음 지침 및 기준에 적합함을 선언합니다.
bg	Декларираме, че посоченият продукт е в съответствие със следните директиви и стандарти:	es	Dedramos que el producto mencionado cumple con las siguientes directivas y normativas:	it	Dichiariamo che il prodotto citato è conforme ai seguenti standard e direttive:	ro	Declărăm că produsul menționat este în conformitate cu următoarele directive și standarde:	no	Vi erklærer at produktene som nevnt er i samsvar med følgende direktiver og standarder:
cs	Tímoto prohlašujeme, že uvedený výrobek je v souladu s následujícimi směrnicemi a normami:	et	Kinnitame, et nimetatud toode vastab järgmiste direktiividele ja standarditele:	lt	Pareiškiame, kad nurodytas gaminis atitinka šias direktyvas ir standartus:	sk	Vyhlasujeme, že uvedený výrobok je v súlade s týmito smernicami a normami:	ru	Настоящим заявляем, что указанная продукция отвечает требованиям перечисленных далее директив и стандартов:
da	Vi erklærer herved, at det nævnte produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:	fi	Vakuutamme, että mainittu tuote on seuraavien direktiivien ja standardien mukainen:	lv	Mēs apstiprinām, ka minētais produkts atbilst šādiem direktīviem un standartiem:	sl	Potrdjujem, da je omjeneni izdelek v skladu z navednimi direktivami in standardi:	tr	Belliştirmiş olduğumuz aşağıdaki direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz:
de	Wir erklären, dass das genannte Produkt den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:	fr	Nous déclarons que le produit mentionné est conforme aux directives et normes suivantes :	nl	Wij verklaren dat het vermelde product een overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:	sv	Vi intygar att den angivna produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder:	zh	我们特此声明上述产品符合以下指令和标准:
		hr	Izjavljujemo da je spomenuti proizvod sukladan sljedećim direktivama i standardima:	pl	Oświadczenie, że wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:	ja	弊社はこの指定製品が以下の指令および基準に適合することを宣言します。		

Machinery  
Directive  
2006/42/EC

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006/A1:2009/corr.:2010

---

**EMC Directive  
2014/30/EU**

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007,  
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012.

RoHS Directive  
2011/65/EU

EN 50581:2012.

## **Additional standards**

NFPA79, FCC 47 CFR part 15.

Authorized to compile technical file/

Authorized signatory:

Date

VP Operations



Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup  
Danska